

オートクレープ用滅菌バッグ

## Nichimate AC-Bag

- 滅菌紙と透明フィルムを貼り合わせて形成したオートクレープ用の滅菌バッグです。3方がシール済みです。
- ニチリョーのオートクレープ用マイクロピペット（シングルチャンネル）がちょうど1本入る大きさです。
- 被滅菌物を入れたらヒートシーラーで封をしてご使用ください。
- オートクレープ時の高温蒸気に変色するインジケータ印刷を施してあります（滅菌を保証するものではありません）。
- 滅菌後はピールオープン可能です。開封したり破れなければ、中の滅菌状態を少なくとも1年間維持できます。
- 本製品は研究用です。医療目的にはご使用できません。

Nichipet® EX II (20 $\mu$ L)を入れた場合Nichipet Air® (1000 $\mu$ L)を入れた場合Nichipet® EX Plus II (10000 $\mu$ L)を入れた場合

### 仕様・価格

製品名／製品コード	ニチメイト エーシーバッグ／00-NACB-P100
滅菌バッグ種類	オートクレープ用、3方シール済み
材質	透明フィルム面：PPおよびPET、紙面：滅菌紙（厚さ70g/m <sup>2</sup> ）、印刷：ACインジケータインク※1
寸法	外寸：130×400mm、内寸：110×390mm（いずれも1～2mm程度の誤差が生じる場合あり）
備考	封をするためにヒートシーラーが必要※2
入数	100枚

※1. ACインジケータはオートクレープ（高圧蒸気滅菌）により水色から茶色に変色しますが、目安であり滅菌を保証するものではありません。なお、シール済みの部分にかかるACインジケータ印刷は製造工程上、最初から茶色に変色している場合があります。※2. ヒートシーラーは、幅130mmに対応したもの、またハンディの簡易的なものではなく、卓上型のしっかりしたものをご使用ください（溶着には180℃程度の温度が必要です）。●本製品は、ご購入から1年以内にご使用ください。●本製品は研究用です。医療目的のご使用はできません。