

ディスポーザブル遠沈管

# NichimateAqua *CentriTube*

サンプル提供OK

- PP製のディスポーザブル遠沈管です。
- クリーンルーム(クラス100,000)で製造、電子線滅菌済み。
- 15mL、25mL自立型、50mL、50mL自立型、の4種類。
- 4種とも目盛線と書込みスペースを白色で印刷。
- キャップを締めきったことが感触で分かりやすい "Locking Feel Screw"を採用。
- DNase/RNase/Pyrogen Free。



Locking Feel Screwの凸部



仕様・価格

製品コード	容量	材質	滅菌	遠心強度	耐熱温度	入数
00-AQA-CT-15	15mL	キャップ:PE チューブ:PP	電子線	7,800×g、20min	-25~121℃ (※)	500本 (50本×10袋)
00-AQA-CT-25S	25mL (自立型)			3,200×g、20min		600本 (30本×20袋)
00-AQA-CT-50	50mL			7,800×g、20min		500本 (25本×20袋)
00-AQA-CT-50S	50mL (自立型)			5,000×g、20min		500本 (20本×25袋)

※本製品は凍結用の容器ではありません。-20℃程度でも、中に入れた液体の種類や量によってはひび割れや歪みが生じる場合があります。121℃・20分のオートクレーブ滅菌は可能ですが、変形や吹きこぼれを防ぐため、次の点に留意してください：キャップは極めて緩く締め、中に液体を入れる場合は容量の30%までにする。新品を使用し、オートクレーブ滅菌は1回までとする。オートクレーブ滅菌したものは強度が低下している場合があるため遠心しない。

- Locking Feel Screwを成すキャップ内側の凸部は、開け閉めの繰り返しにより摩耗します。本製品はディスポーザブルの消耗品であることにご留意ください。
- 液体を入れたまま長期間放置すると、キャップの側面等にひび割れが生じる場合があります。特に、揮発性・浸透性の高い液体はご注意ください。
- 本製品の「箱」は輸送時の保護用のため、多少の傷や汚れがある場合があります。箱に汚損があっても中の製品に影響がない場合、箱や製品のお取り替えは致しかねますことをご了承ください。資源の無用な消費の削減に、ご理解とご協力をお願い致します。
- 製品の規格および仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

株式会社 **ニチリョー**

<https://www.nichiryo.co.jp/>    ☒ info@nichiryo.co.jp

東京オフィス  
〒101-0032 東京都千代田区岩本町二丁目2番4号  
PMO神田岩本町Ⅱ 4階

大阪営業所  
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原四丁目4番63号  
新大阪千代田ビル別館10階

●お問合せはWebサイトのお問合せフォームまたはEメールでお願い致します。  
●2022年10月1日発行