

小型多機能ローテーター

Nichimate Rotator


- コンパクトな多機能ローテーターです。
- 簡単操作で4種類の振とう方式を切り換えることができます。
- マイクロチューブや遠沈管等、各種の容器に対応したホルダーが付属します。ホルダーの交換はワンタッチで、工具は不要です。
- +4℃～+65℃のインキュベーターや低温室内でも使用できます。
- 免疫沈降、ゲノムDNAの抽出、微生物や植物細胞の培養等に。



使用例 (容器は付属しません)




【動きをご覧頂けます】

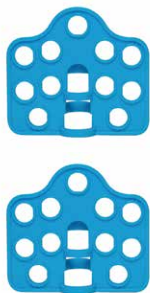

1.5/2.0mLマイクロチューブ用ホルダー (2個セット)
00-NRT-H015020

付属のシャフトに挿し込んで本体に取り付けます。向きを変えることで、回転または転倒攪拌になります。

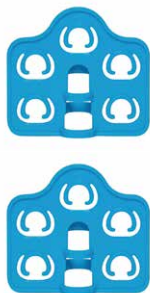

φ12-13mmチューブ用ホルダー (2個セット)
00-NRT-H050070

付属のシャフトに挿し込んで本体に取り付けます。向きを変えることで、回転または転倒攪拌になりますが、ホルダー間で容器がぶつからないよううまく取り付けてください。



15mLディスポ遠沈管用ホルダー (2個セット)
00-NRT-H100150

付属のシャフトに挿し込んで本体に取り付けます。向きを変えることで、回転または転倒攪拌になりますが、ホルダー間で容器がぶつからないよううまく取り付けてください。



50mLディスポ遠沈管+0.5mLマイクロチューブ用ホルダー
00-NRT-H500005

両端のピンを本体に挿し込むと転倒攪拌、付属のシャフトを中央に立てて本体に取り付けると回転になります。

仕様・価格

製品名／製品コード	ニチメイト ローテーター／00-NRT
振とう速度	<ul style="list-style-type: none"> ● Rotate (容器の取付方向を変えることで回転と転倒攪拌が可能) : 5~70r/min ● Mix (半回転してから10秒程度微震動、を繰り返す。速度設定は半回転の速度のみ可能) : 5~30r/min ● Pause (間欠回転/転倒攪拌。半回転して数秒止まる、を繰り返す) : 5~35r/min ● Rock (シーソー振とう) : 2~10r/min いずれも設定単位は1r/min
使用環境温度範囲	+4~+65℃ ^{※1}
使用可能容器と架数 ^{※2}	<ul style="list-style-type: none"> ● 0.5mLマイクロチューブ×24本 ● 1.5/2.0mLマイクロチューブ×11本×2 ● φ12~13mm (5mLや7mL) チューブ×5本×2 ● 15mLディスポ遠沈管×5本×2 ● 50mLディスポ遠沈管×6本
本体外形寸法／重量	275×152×165Hmm／約1.4kg いずれも容器ホルダー含まず
電源	AC100、50/60Hz
標準付属品	1.5/2.0mLマイクロチューブ用ホルダー×2、φ12-13mmチューブ用ホルダー×2、15mLディスポ遠沈管用ホルダー×2、50mLディスポ遠沈管+0.5mLマイクロチューブ用ホルダー×1

※1. 環境温度変化による結露を避けてください。なお、+65℃下における連続運転は、2時間までにしてください。 ※2. 最大架数時の重量が許容負荷重量になります。