



www.nichiryo.co.jp

NICHIRYO PRODUCT LINE-UP

PIPETTE / DISPENSER / AUTOMATIC DISPENSER / CUSTOM MADE & OEM

2025



取扱店

株式会社 **ニチリョー**

越谷本社工場 〒343-0822 埼玉県越谷市西方2760番地1

東京オフィス 〒101-0032 東京都千代田区岩本町二丁目2番4号
PMO神田岩本町II 4階

大阪営業所 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原四丁目4番63号
新大阪千代田ビル別館10階

浦和事業所 〒336-0034 埼玉県さいたま市南区内谷五丁目5番11号

(株)サイメック 〒343-0822 埼玉県越谷市西方2760番地1 (株)ニチリョー内

✉ info@nichiryo.co.jp X (Twitter) / YouTube : @NICHIRYO_JP

20250605-01

●"Nichipet"、"Nichipet Air"、"NichiMart"、"Nichimate"は(株)ニチリョーの登録商標です。
●本カタログに掲載の製品仕様は、予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。



ISO 9001:2015 認証取得
ISO 14001:2015 認証取得



当校校正サービスセンターは認定基準としてISO/IEC 17025 (ISO 17025)を拠り、認定サービスセンターとしてISO/IEC 17025に準拠して運営されています。JCSSの下で認定されています。JCSSを加盟している認定機関 (IAAP)は、アジア太平洋経済所認定能力機関 (APLAC) 及び国際標準化機構 (ISO) の相互承認に署名しています。当校校正サービスセンターは国際標準化機構 (ISO) の認定機関です。JCSS0280は当校校正サービスセンターの認定番号です。

フューチャー・ライフサイエンス・パートナー企業

Future Lifescience Partner

私たちは、お客様の課題解決をご支援することを通して、
より豊かな社会づくりに貢献するためにチャレンジを続けます。

私たちニチリョーは、1944年創立以来、リキッド・ハンドリング製品専門メーカーとして、
お客様の発展をご支援することを通して、社会に貢献してまいりました。

そして現在、ニチリョーのリキッド・ハンドリング技術は、ライフサイエンス、バイオテクノロジー等の
基礎研究および臨床検査など多くの分野で、世界中のお客様のニーズにお応えしています。

今後は更に、「Challenge・Creation・Cooperation」のスピリットで時代を先取りするソリューションの提供を
積極的に推進し、お客様とのパートナーシップを深め、スピーディーかつタイムリーに
お客様のお役に立つことのできる会社となるべく、グローバルレベルでの事業活動を展開してまいります。

代表取締役社長 伊東 義則



コーポレートステートメント

すべての生命・生活・環境の
発展と共栄のために――。

未来につながる研究や
様々な活動を行う皆様のパートナーとして、
製品、サービス、ソリューションを提供します。

CONCEPT

「i」を人に見立て、お客様との「つながり」「信頼」を表現。
また「i」に流れるような動きと広がりを持たせることで、
未来に向けた発展や活性化を表したデザインです。
グリーンの色調は環境への優しさをイメージしています。



行動指針 Action Guide Lines 3C

Challenge

つねにより高い目標に向かって挑戦します。

Creation

新しい発想・新しい製品を生み出します。

Cooperation

会社の一員として自覚を持ち、
お互いに協力し合います。

CONTENTS

PRODUCT LINEUP

ドリームバンクポイント

PIPETTE

Nichipet Air	07	1 point
Nichipet Air (マルチチャンネル)	09	8ch 3 points / 12ch 3 points
Nichipet EXⅢ NEW	11	1 point
Nichipet Premium	13	1 point
Nichipet EX PlusⅡ	15	1 point
パーフロゴム製O-リング耐薬品性 対応表	16	
NICHIRYO Le	17	1 point
Nichipet FⅡ & VⅡ	18	1 point
Premium Tip	19	0.2 points

DISPENSER

Nichimate Stepper	21	1 point
DISPET	22	1 point
DISPET EXⅡ	23	1 point
DISPET Mini		1 point

ACCESSORY

スタンド／ノズルフィルター／その他	25
-------------------	----

AUTOMATIC DISPENSER

HPV Prep	27
NichiMart CUBE	29
NichiMart CUBE-mini NEW	31
NichiMart	33
NSP-7000Ⅳ	35
NSP-7000R	36
MILUTORⅢ	37
NichiMart BALANCE	38

CUSTOM MADE & OEM

Porous Plastic Filters	39
Custom-made Pipettes	40
DDU-5000Ⅲ	
NSS-1000Ⅱ	41

INFORMATION

カスタマーサポート	03
バリデーションサポート	05
NICHIRYO Dream Bank	24
販売終了・保守部品販売修理受付終了のご案内	42

■弊社製品を安全にお使い頂き、お客様への危害や財産への損害を未然に防止するため、ご使用前には必ず取扱説明書（特にご使用上の注意事項）をよく理解してから操作してください。また、ご不明な点等ございましたら弊社までご連絡くださいますようお願いいたします。 ■弊社製品を本来の使用目的・方法以外に用いた場合、または、お客様による改造等によって生じた事故につきましては、弊社は一切の責任を負いかねます。 ■このカタログに記載の価格および仕様、外観は2025年5月現在のものです。 ■このカタログに記載しているマイクロピペットおよびディスペンサーの系統誤差(es)・偶然誤差(CV)は、蒸留水を使用し室温20℃～25℃で測定した結果です。 ■製品改良のため仕様・外観等を予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。 ■このカタログに掲載されているすべての写真は、取り扱い上の注意ラベル等を貼らずに撮影されたものです。 ■このカタログに記載の社名・製品名・技術名は各社の商標または登録商標です。

カスタマーサポート

■ Nichipet Premium 5年間保証について

5年間保証対象に関する注意点

- 対象機種は、『Nichipet Premium (P.13)』、『Nichipet Premium LT』です。
- 修理対象となる部品交換、オーバーホール等は対象期間中は全て無償となります。


●ご購入後、付属の保証書に必要事項を全てご記入頂き、FAXで下記へご返送ください。

(株)ニチリョー 東京オフィス FAX:03-5829-4503

- ご登録が行われていない場合、5年間保証の対象外となりますのでご注意ください。
- 1本毎のシリアルナンバー管理をさせて頂いております。保証書にご記入頂きましたご購入日とシリアルナンバーがかけ離れていた場合、お問い合わせをさせて頂くこともございますので、ご了承ください。

- ご登録済み修理品は、ご購入先の弊社代理店様にお渡し頂くか、下記まで直接お送りください。

(株)サイメック
〒343-0822 埼玉県越谷市西方2760番地1
TEL:048-986-0797 FAX:048-986-0798

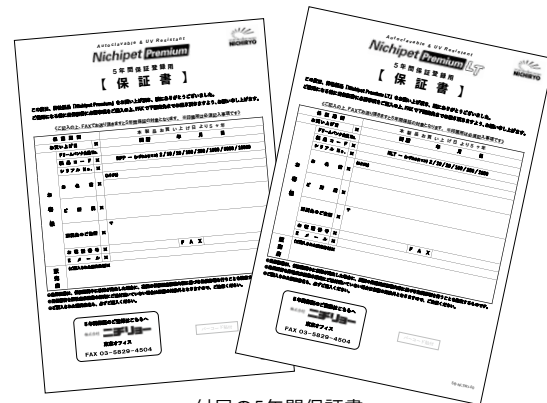

付属の5年間保証書

■ 品質保証体制と製品管理

1944年の創業以来培ってきたディスプレイ技術を基に、1975年から始まったニチリョーピペットの歴史は、豊富な技術経験と販売経験に加えてISO9001品質マネジメントシステムを取り入れた品質保証体制の下で、「ニチペット」シリーズとして現在もさらに進化を続けています。



さらに環境マネジメントシステム規格ISO14001を認証取得し、その全ての事業活動及び付帯サービスを通じて、地球環境保全と汚染予防が最重要課題であると認識して環境管理活動を行い、社会や地域への責任を果たしてまいります。

●品質保証体制

ニチリョーは品質マネジメントシステムの国際規格であるISO9001を認証取得し、確かな管理下で製品の製造と品質管理を実施し、お客様に満足される製品とサービスを提供する品質保証体制を構築しています。

●製品規格と性能試験

ニチリョーのプッシュボタン式ピペットは、JIS K 0970規格及び国際規格のISO8655シリーズの規格に満足した性能試験を行っています。

●トレーサビリティ管理

ニチリョーは保有する計測標準器具がどの程度の精度（不確かさ）で国家計量標準と合致しているかを明確にして、体系的に製品の精度・性能を保証しています。また製品はシリアルナンバーで管理されており、製品の追跡調査を容易にするために製造から修理までの一貫した記録システムを構築しています。

■ ISO/GLP/GMP支援サービス

ニチリョーではお客様のISO9001品質マネジメントシステム維持管理、GLP対応（米国FDAによる医薬品等の安全確認試験基準）、及びGMP対応（医薬品、医療機器の適正製造に関する規制）に必要な校正証明書、及び検査成績書の発行サービスを行っております。

校正・検定サービスにつきましては弊社ホームページ内、修理・校正申込書にご記入の上、商品に添えてお申し込みください。

■ ニチリョー特急修理

自分のピペットが使いたいときに修理から戻ってこない！
そんな不便を感じたことはありませんか？

ニチリョーは、国内メーカーだからできるリペアサービスを実践しています。メーカーの熟練した技術者による修理は国内メーカーならではのサービスです。お客様に安心してお使い頂くために、また、お客様の作業が滞ることのないようすぐにお手元にお届けするために、ニチリョーは日々努力を重ねています。

●定額制修理サービスについて

修理定額
(6年目から)

本カタログにて上記アイコンが表示されている製品は、修理料金が定額となっています。

各修理料金につきましては、お問い合わせいただくか、弊社webサイトをご覧ください。

修理依頼方法


Step 1

修理依頼品をお手元にご準備いただき、『修理とバリデーションサポート』のページから、『修理申込書』をダウンロードください。



Step 2


「修理申込書」へ必要事項をご記入ください。その際、『汚染除去証明書』の項目を必ずご確認ください。

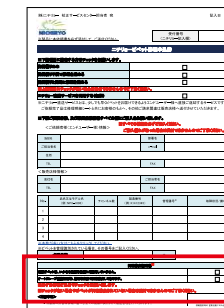

汚染除去証明書

Step 3


印刷した「修理申込書」を修理依頼品に添付し、弊社販売店へお渡しください。

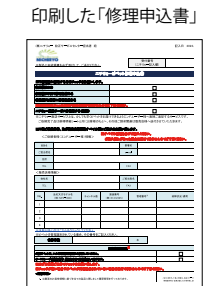

修理対象製品




修理サービスフロー図

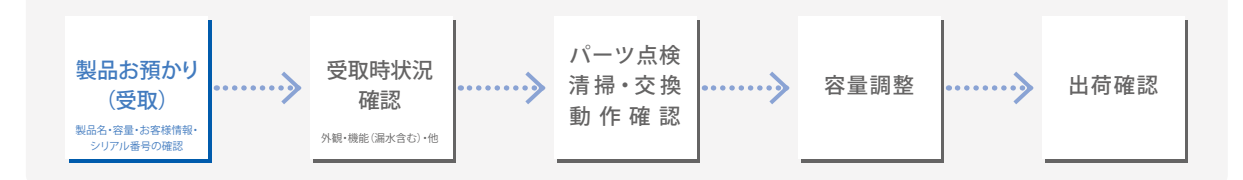

■ Pick Up Express サービス

ニチリョー製品の修理専門会社サイメックにご連絡をいただくと、提携している運輸会社が修理対象商品をお受け取りに伺います（関東近県限定）。サービス詳細につきましては、下記までお問い合わせください。

(株)サイメック
〒343-0822 埼玉県越谷市西方2760番地1
TEL:048-986-0797 FAX:048-986-0798

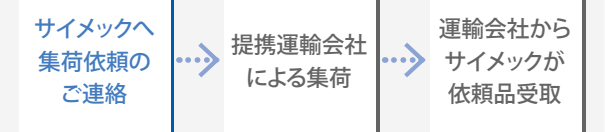

■バリデーションサポート

JCSSの概要

JCSSとは、Japan Calibration Service Systemの略称であり、平成5年11月より計量法に基づく校正事業者認定制度として運営してきましたが、平成17年7月1日より校正事業所登録制度となりました。本登録制度は、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた校正機関に関する基準（ISO/IEC17025）の要求者事項に適合しているかどうか審査を行い、校正事業を登録する制度です。

JCSSの登録は公表されている登録区分において校正事業を実施する校正事業者を対象として、登録を希望される事業所からの任意の申請に基づき、その事業者の品質システム、校正方法、不確かさの見積もり、設備などが校正を実施する上で適切であるかどうか、定められたとおり品質システムが運営されているかを書類審査・現地審査により審査し、登録する制度です。

国際MRA対応のJCSSは、これらの基準をもとに運営している実績を国際的に認められ、1999年12月にAPAC（アジア太平洋認定協力機構）の相互承認協定、2000年11月にILAC（国際試験所認定協力機構）の相互承認協定へ参加の署名を行っています。これにより、一度の校正で世界中どこでも受入れられる状況（One-Stop-Testing）の達成に、更に一歩近づいたものとなりました。

ISO／IEC17025とは

「ISO/IEC17025試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項」は、試験・校正業務の品質マネジメントシステムを確立し、試験・校正結果の国際的な互換性を実現するために不可欠な国際規格です。

ISO17025の認定を受けた試験所・校正機関による試験・校正結果は、「貿易の技術的障壁の低減と除去のための国際協定（WTO TBT）」に基づき、他のWTO加盟国・地域でも通用します。これをワンストップテストングといいます。

●ニチリョー校正サービスセンターJCSS対象製品

ISO8655-2ピストン式ピペットに該当する製品です。


※下記製品以外はJCSS校正の対象外となります。

シングルチャンネル ▶ Nichipet EXⅢ、Nichipet Air、Nichipet Premium LT、Nichipet Premium、Nichipet EXⅡ、Nichipet EX PlusⅡ、Nichipet FⅡ & VⅡ、NICHIRYO Le


マルチチャンネル ▶ Nichipet Air（マルチチャンネル）、Nichipet EXⅡ MULTI




当社校正サービスセンターは認定基準としてISO／IEC17025（JISQ17025）を用い、認定スキームをISO／IEC17025に従って運営されるJCSSの下で認定されています。JCSSを運営している認定機関（IAJapan）は、アジア太平洋試験所認定協力機構（APLAC）及び国際試験所認定協力機構（ILAC）の相互承認に署名しています。当社校正サービスセンターは国際MRA対応JCSS認定事業者です。JCSS0280は当社校正サービスセンターの認定番号です。

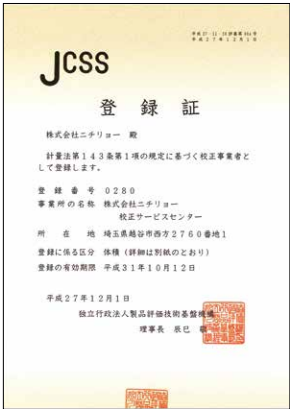

JCSS校正証明書の発行例

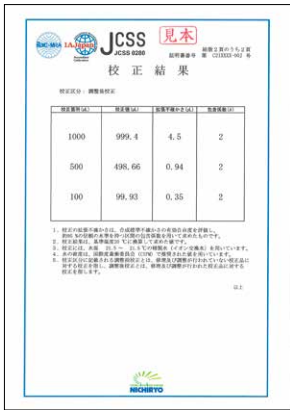

検査成績書の発行例

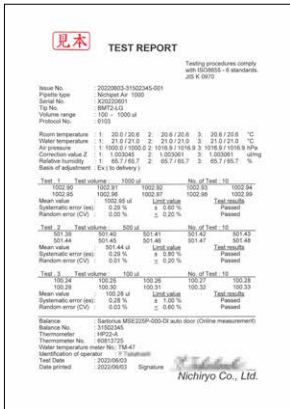

バリデーションサービス一覧

●J：JCSS校正サービス（マイクロピペット）

対象メーカー	コース	A	B	C	D
NICHIRYO	出荷時のみ適用 合否：メーカー精度	点検・修理・調整 の後の校正のみ 合否：メーカー精度	点検・修理・調整 の前後で校正 合否：ISO-8655-2	校正のみ、調整等なし 合否：ISO-8655-2	
GILSON, Eppendorf Thermo Fisher Scientific METTLER TOLEDO, SARTORIUS					

種類	サービスコード	料金	校正 調整前 調整後	修理・ 容量調整	発行書類	合判定基準	測定回数	校正容量 表示容量範囲を 基準とする
シングル	J-A	13,500円	○	—	—	メーカー精度	10回	最大値 50% 最小値 (または10%)
	J-B	18,500円	—	○	—	メーカー精度		
	J-C	31,000円	○	○	—	ISO-8655-2		
	J-D	13,500円	○	—	—	ISO-8655-2		
マルチ8チャンネル	J-A8	28,000円	○	—	—	メーカー精度	10回	最大値 50% 最小値 (または10%)
	J-B8	36,000円	—	○	—	メーカー精度		
	J-C8	62,000円	○	○	—	ISO-8655-2		
	J-D8	28,000円	○	—	—	ISO-8655-2		
マルチ12チャンネル	J-A12	41,000円	○	—	—	メーカー精度	10回	最大値 50% 最小値 (または10%)
	J-B12	49,000円	—	○	—	メーカー精度		
	J-C12	88,000円	○	○	—	ISO-8655-2		
	J-D12	41,000円	○	—	—	ISO-8655-2		

●N：検定サービス（マイクロピペット）

対象メーカー	コース	A	B	C	D
NICHIRYO	出荷時のみ適用 合否：メーカー精度	点検・修理・調整 の後の検定のみ 合否：メーカー精度	点検・修理・調整 の前後で検定 合否：ISO-8655-2	点検・修理・調整 の前後で検定 合否：ISO-8655-2	検定のみ、調整等なし 合否：ISO-8655-2

種類	サービスコード	料金	検定 調整前 調整後	修理・ 容量調整	発行書類	合判定基準	測定回数	検定容量 表示容量範囲を 基準とする
シングル	N-A	4,500円	○	—	—	メーカー精度	6回	最大値 最小値 (または10%)
	N-B	9,500円	—	○	—	メーカー精度		
	N-C	13,000円	○	○	—	ISO-8655-2		
	N-D	4,500円	○	—	—	ISO-8655-2		
マルチ8チャンネル	N-A8	9,000円	○	—	—	メーカー精度	6回	最大値 最小値 (または10%)
	N-B8	17,000円	—	○	—	メーカー精度		
	N-C8	25,000円	○	○	—	ISO-8655-2		
	N-D8	9,000円	○	—	—	ISO-8655-2		
マルチ12チャンネル	N-A12	13,000円	○	—	—	メーカー精度	6回	最大値 最小値 (または10%)
	N-B12	21,000円	—	○	—	メーカー精度		
	N-C12	33,000円	○	○	—	ISO-8655-2		
	N-D12	13,000円	○	—	—	ISO-8655-2		

※ニチリョー製品以外の修理は簡易メンテナンスとなります。交換パーツが必要な修理は行えませんので、修理せずそのまま返却いたします。他社製品のJCSS校正サービスをご希望の場合は、一度お問い合わせください。


●Nichipet Premium／Nichipet Premium LTの5年保証期間中は、JおよびNともにB／Cコースの場合、料金（シングル）から5,000円をお値引きさせていただきます（同製品は2025年5月現在、シングル機種のみとなっています）。●J及びNともB／Cコースに関して、製品の損傷がひどい場合は修理費用を別途5,000円頂く場合がございますのでご了承ください（該当した場合は事前にご連絡いたします）。●容量固定式ピペットの校正および検定は表示容量のみとなります。●トレーサビリティ体系図（常用参照標準校正証明書）をご要望の場合は、別途料金（5,000円）を申し受けます。●J-C／N-Cコースにおいて、調整前校正（調整前検定）が完了した後のキャンセルはお受けできません。予めご了承ください。●納期はJおよびNとも、A／B／Dコースが受注確定後6営業日、Cコースが受注確定後12営業日となります（ただし本数によっては納期をご相談させて頂く場合があります）。●ドリームバンクポイントが付与されるのは、Jの各コースのみです。●マルチチャンネルピペットは全チャンネルを測定し、書類を発行いたします（ただし、0.5～10μLの容量モデルは両端と真中の3チャンネルの測定となります）。

●D：校正サービス（ディスペンサー）


サービスコード	料金	校正 調整前 調整後	発行書類	合否判定基準	測定回数	校正容量 表示容量範囲を 基準とする
D-A	7,000円	○	—	校正証明書*1 + 検査成績書 + TEST REPORT	6回	最大値 最小値*2 (または10%)
D-B	7,000円 +修理代	—	○	メーカー精度	6回	最大値 最小値*2 (または10%)

※1. JCSS校正ではありません（弊社独自の校正証明書になります）。※2. 校正容量につきましては、お問い合わせください（Nichimate StepperとMODEL 8100の校正容量は最大値のみとなります）。●トレーサビリティ体系図（常用参照標準校正証明書）をご要望の場合は、別途料金（5,000円）を申し受けます。●D-Cコースにおいて、調整前校正が完了した後のキャンセルはお受けできません。予めご了承ください。●納期はD-A/D-B/D-Dコースが受注確定後6営業日、D-Cコースが受注確定後12営業日となります（ただし本数によっては納期をご相談させて頂く場合があります）。●修理代に関しては弊社到着後の御見積となります。

校正証明書発行フロー図

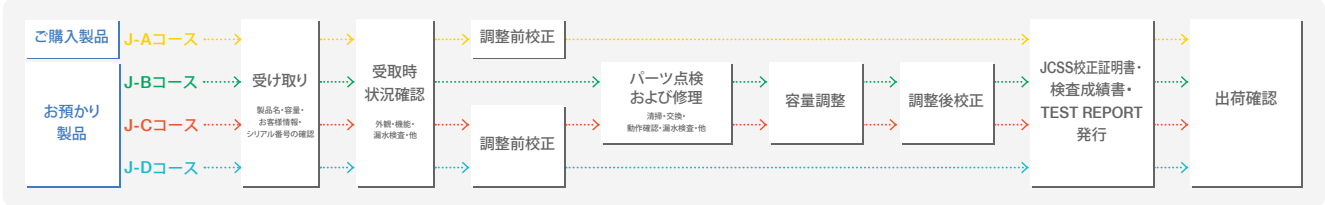

検査成績書発行フロー図

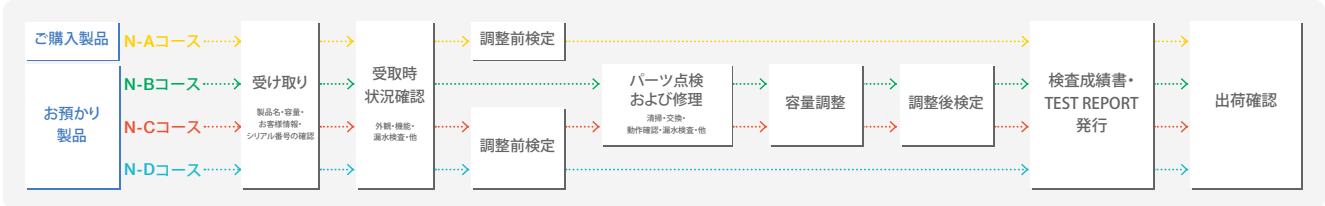

オートクレーバブルマイクロピペット

Nichipet Air[®]

世界最軽量級、最高水準の系統誤差(es)・偶然誤差(CV)。
長時間使用や反復使用による疲労の大幅低減に貢献。

修理定額

AC
滅菌可

ドリームバンクポイント
1 point



専用治具(別売)により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能。



系統誤差(es)・偶然誤差(CV)はそのままに、弊社従来製品よりストローク荷重が最大70%軽減。



人間工学に基づいた、手にフィットする形状。



弊社従来製品より最大56%軽量化(約70g)。本体丸ごとオートクレーブ滅菌可能。



吸引・吐出
容量設定

プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立、操作中の容量ズレを防止。



握った際に手で隠れないカウンターディスプレイ。作業中でも設定容量の確認が容易。



エジェクタパイプは軽く回すだけで脱着可能。細い試験管等にも対応。




吐出性能を格段に向上。吐出時のチップ内液残りを解消(2・10・20μL機種)。




色分けと3箇所容量表記により、容量モデルがひと目で識別可能。


■ 容量ごとの色分け

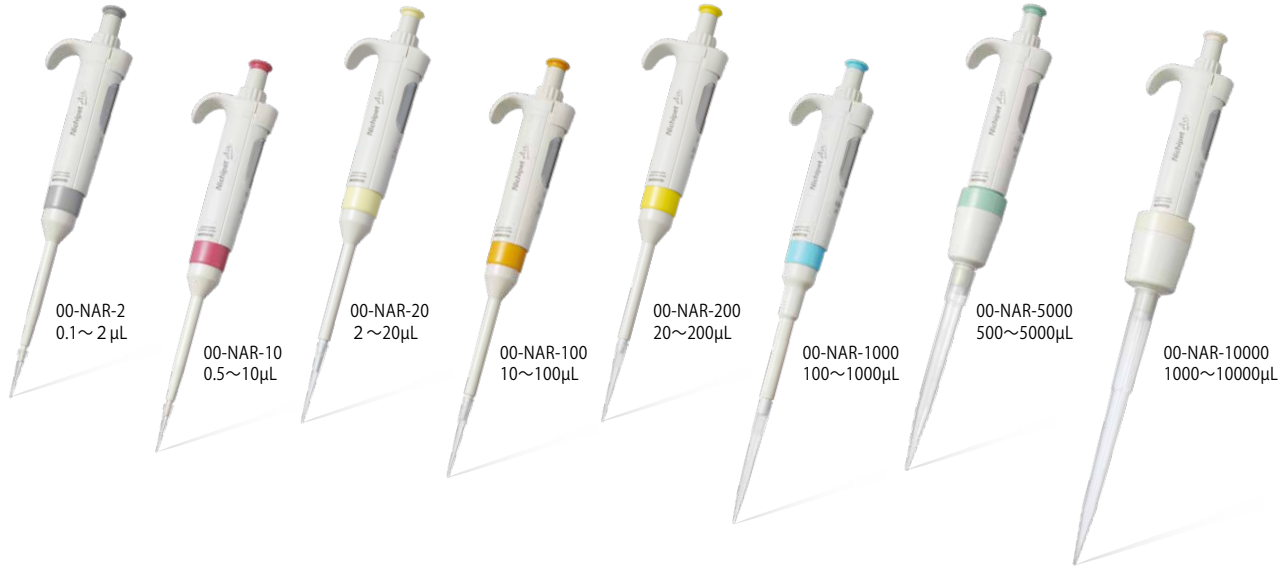

■ ストローク荷重 他社製品比較(1000μL)

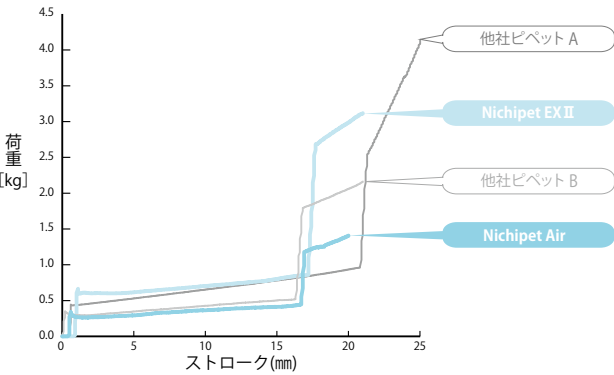

■ 本体重量 他社製品比較(10000μL)

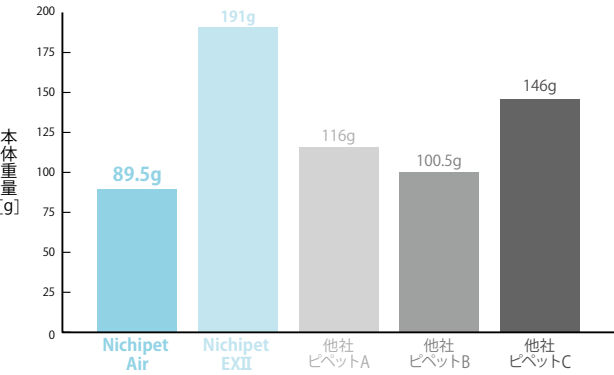

仕様

製品コード	容量設定方式	容量範囲(μL)	目盛単位(μL)	適合チップ
00-NAR-2 (●グレー)	可変式	0.1~2	0.002	BMT2-UT / UTRW2 / UTRWB2
00-NAR-10 (●ピンク)		0.5~10	0.01	
00-NAR-20 (●クリーム)		2~20	0.02	BMT2-SG / SGR2 / SGRB2
00-NAR-100 (●オレンジ)		10~100	0.1	BMT2-SG / SGR2 / SGRB2
00-NAR-200 (●イエロー)		20~200	0.2	BMT2-SG / SGR2 / SGRB2
00-NAR-1000 (●ブルー)		100~1000	1	BMT2-LG / LGR2 / LGRB2
00-NAR-5000 (●グリーン)		500~5000	5	BMT2-X / XR / XRB
00-NAR-10000 (●ホワイト)		1000~10000	10	BMT2-ZS / ZSR / ZSRB*

※00-NAR-10000の適合チップは専用品になります。●適合チップの詳細は19~20ページをご覧ください。●スタンドや容量調整治具等のアクセサリは、25~26ページをご覧ください。

系統誤差(es)・偶然誤差(CV)

製品コード	測定容量(μL)	系統誤差(%)	偶然誤差(%)	製品コード	測定容量(μL)	系統誤差(%)	偶然誤差(%)
00-NAR-2 (●グレー)	0.2	±12.0*	≤6.0*	00-NAR-200 (●イエロー)	20	±1.8	≤0.7
	1	±2.5	≤1.5		100	±1.0	≤0.3
	2	±1.4	≤0.7		200	±0.6	≤0.2
00-NAR-10 (●ピンク)	1	±2.5*	≤1.8*	00-NAR-1000 (●ブルー)	100	±1.0	≤0.6
	5	±1.5	≤0.8		500	±0.8	≤0.2
	10	±1.0	≤0.4		1000	±0.6	≤0.2
00-NAR-20 (●クリーム)	2	±3.0	≤1.5	00-NAR-5000 (●グリーン)	500	±2.0	≤0.6
	10	±1.2	≤0.6		2500	±0.7	≤0.25
	20	±1.0	≤0.3		5000	±0.5	≤0.15
00-NAR-100 (●オレンジ)	10	±3.0	≤1.0	00-NAR-10000 (●ホワイト)	1000	±2.0	≤0.6
	50	±1.0	≤0.3		5000	±0.8	≤0.2
	100	±0.8	≤0.2		10000	±0.5	≤0.15

※NAR-2の0.2μL未満、NAR-10の1μL未満における系統誤差(es)・偶然誤差(CV)は、サンプリング技術およびサンプリング環境に大きく影響されます。
●それぞれの系統誤差(es)・偶然誤差(CV)は、仕様に記載している適合チップを使用して測定した場合の値です。



[分解図・部品]

オートクレーバブルマイクロピペット

Nichipet Air[®]

(マルチチャンネル)

最軽量級マイクロピペット
「Nichipet Air」のマルチチャンネルモデル。



専用治具（別売）により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能。



系統誤差(es)・偶然誤差(CV)はそのままに、弊社従来製品よりストローク荷重が最大50%軽減。



容量設定
吸引・吐出



プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立、操作中の容量ズレを防止。




人間工学に基づいた、手にフィットする形状。



握った際に手で隠れないカウンターディスプレイ。作業中でも設定容量の確認が容易。



吐出性能を格段に向上。吐出時のチップ内液残りを解消(10µL機種)。

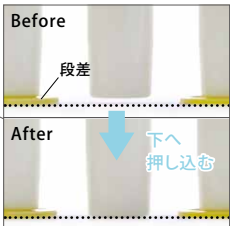

Before
After
段差
下へ押し込む
スプリング機能により、ラックからのチップ装着性が向上。




弊社従来製品より最大20%軽量化。本体丸ごとオートクレーバ滅菌可能。
色分けと4箇所の容量表記により、容量モデルがひと目で識別可能。




[分解図・部品]


■ 容量ごとの色分け

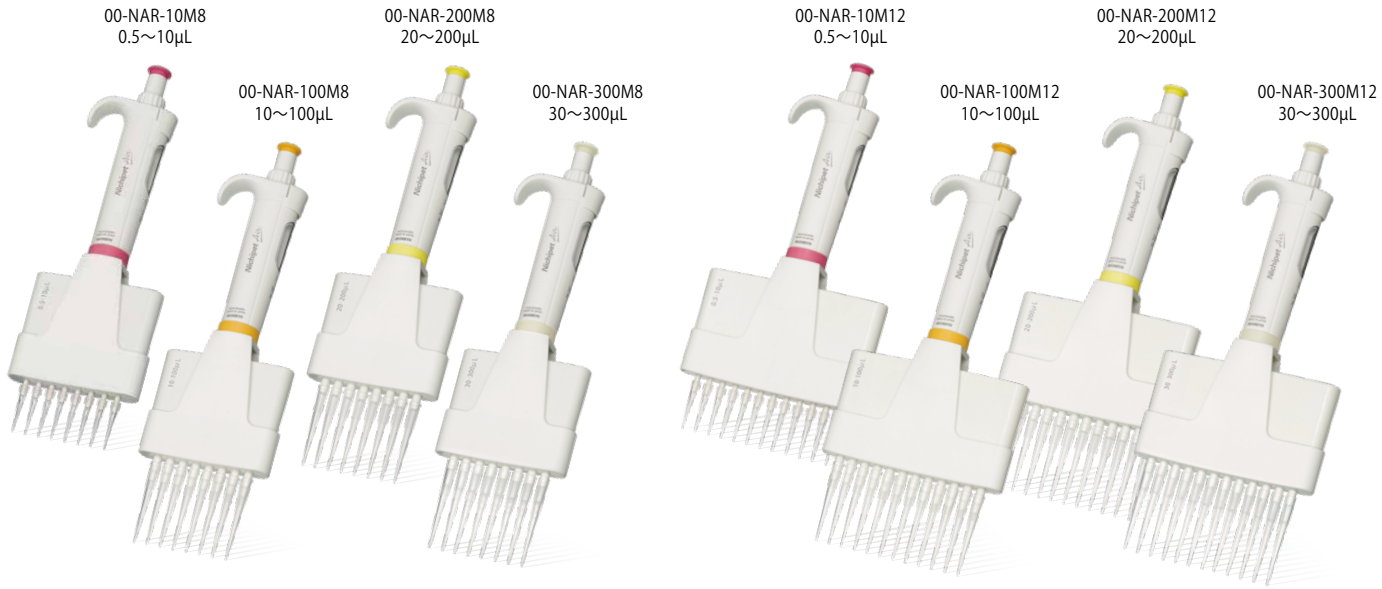

■ ストローク荷重 自社製品比較 (200µL)

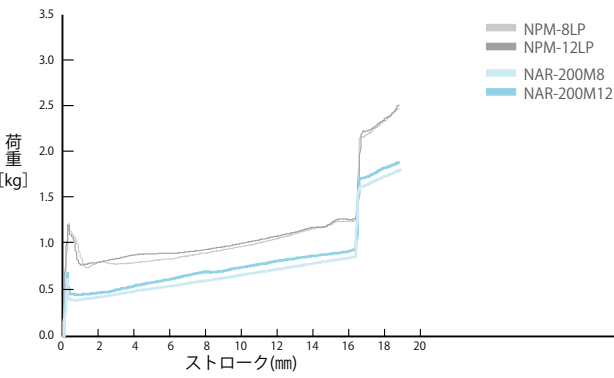

■ 本体重量 自社製品比較 (100µL)

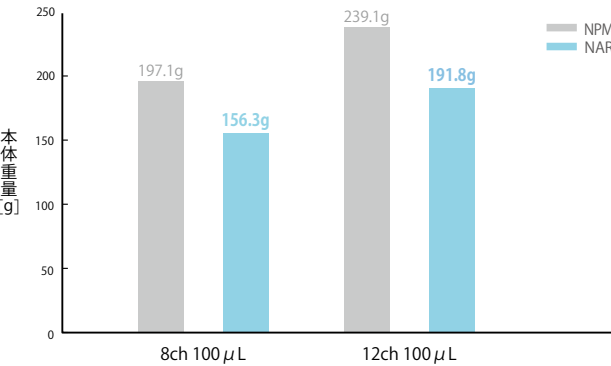

仕様

製品コード	チャンネル数	容量設定方式	容量範囲(μL)	目盛単位(μL)	適合チップ
00-NAR-10M8 (●ピンク)	8	可変式	0.5～10	0.01	BMT2-UT / UTRW2 / UTRWB2
00-NAR-100M8 (●オレンジ)			10～100	0.1	BMT2-SG / SGR2 / SGRB2
00-NAR-200M8 (●イエロー)			20～200	0.2	BMT2-SG / SGR2 / SGRB2
00-NAR-300M8 (●ホワイト)			30～300	0.5	BMT2-K/KR/KRB
00-NAR-10M12 (●ピンク)	12		0.5～10	0.01	BMT2-UT / UTRW2 / UTRWB2
00-NAR-100M12 (●オレンジ)			10～100	0.1	BMT2-SG / SGR2 / SGRB2
00-NAR-200M12 (●イエロー)			20～200	0.2	BMT2-SG / SGR2 / SGRB2
00-NAR-300M12 (●ホワイト)			30～300	0.5	BMT2-K / KR / KRB

●適合チップの詳細は19~20ページをご覧ください。●スタンドや容量調整治具等のアクセサリは、25~26ページをご覧ください。

系統誤差(es)・偶然誤差(CV)

製品コード	測定容量(µL)	系統誤差(%)	偶然誤差(%)	製品コード	測定容量(µL)	系統誤差(%)	偶然誤差(%)
00-NAR-10M8 00-NAR-10M12	1	±8.0*	≤5.0*	00-NAR-200M8 00-NAR-200M12	20	±3.0	≤1.5
	5	±4.0	≤2.0		100	±1.0	≤0.7
	10	±2.0	≤1.0		200	±0.8	≤0.3
00-NAR-100M8 00-NAR-100M12	10	±3.0	≤2.0	00-NAR-300M8 00-NAR-300M12	30	±3.0	≤1.0
	50	±1.0	≤0.8		150	±1.0	≤0.5
	100	±0.8	≤0.3		300	±0.8	≤0.3

*NAR-10M8、10M12の1µL未満における系統誤差(es)・偶然誤差(CV)は、サンプリング技術およびサンプリング環境に大きく影響されます。
●それぞれの系統誤差(es)・偶然誤差(CV)は、仕様に記載している適合チップを使用して測定した場合の値です。

オートクレーブブルマイクロピペット

Nichipet® EXⅢ

国産マイクロピペットのスタンダード。
多くの研究者の手に馴染んできた
ベストセラーの最新モデル。

高性能な材質によりUV耐性に優れ、容量カウンターの窓はガラス製のため曇ることがなく、クリーンベンチ内での使用に対応。

耐薬性に優れ、本体丸ごとオートクレーブ滅菌 (121℃・20分) も可能な堅牢ボディ。

簡単に着脱可能

エジェクタパイプをネジ止め式にすることで意図しない脱落を防止、着脱も容易。

容量モデル毎に色分け (全8色)。
2箇所容量表記もあり、一目で容量モデルの識別が可能。

従来製品よりストローク荷重を軽量化。長時間使用時の疲れを軽減。

ロック機能で操作中の容量ずれを防止。ロック解除でスムーズに容量設定。

容量モデル毎に色分け (全8色)。
2箇所容量表記もあり、一目で容量モデルの識別が可能。

修理定額

AC 滅菌可

UV 殺菌可

ドリームバンクポイント 1 point

容量調整治具

製品コード	容量設定方式	容量範囲 (μL)	目盛単位 (μL)	適合チップ
00-NPX3-2 (グレー●)	可変式	0.1~2	0.002	BMT2-UT / UTWR2 / UTWRB2
00-NPX3-10 (ピンク●)		0.5~10	0.01	BMT2-UT / UTWR2 / UTWRB2
00-NPX3-20 (クリーム●)		2~20	0.02	BMT2-SG / SGR2 / SGRB2
00-NPX3-100 (オレンジ●)		10~100	0.1	BMT2-SG / SGR2 / SGRB2
00-NPX3-200 (イエロー●)		20~200	0.2	BMT2-SG / SGR2 / SGRB2
00-NPX3-1000 (ブルー●)		100~1000	1	BMT2-LG / LGR2 / LGRB2
00-NPX3-5000 (グリーン●)		1000~5000	10	BMT2-X / XR / XRB
00-NPX3-10000 (ホワイト●)		1000~10000	10	BMT2-ZS / ZSR / ZSRB

●適合チップの詳細は19~20ページをご参照ください。

系統誤差 (es)・偶然誤差 (CV)							
製品コード	測定容量 (μL)	系統誤差 (%)	偶然誤差 (%)	製品コード	測定容量 (μL)	系統誤差 (%)	偶然誤差 (%)
00-NPX3-2	0.2	±12.0*	≤6.0*	00-NPX3-200	20	±2.5	≤0.7
	1	±2.5	≤1.5		100	±1.0	≤0.3
	2	±1.5	≤0.7		200	±0.6	≤0.2
00-NPX3-10	1	±2.5*	≤1.8*	00-NPX3-1000	100	±3.0	≤0.6
	5	±1.5	≤0.8		500	±1.0	≤0.2
	10	±1.0	≤0.4		1000	±0.8	≤0.2
00-NPX3-20	2	±5.0	≤1.5	00-NPX3-5000	500	±2.4	≤0.6
	10	±1.0	≤0.6		2500	±1.2	≤0.25
	20	±1.0	≤0.3		5000	±0.6	≤0.15
00-NPX3-100	10	±3.0	≤1.0	00-NPX3-10000	1000	±3.0	≤0.6
	50	±1.0	≤0.3		5000	±0.8	≤0.2
	100	±0.8	≤0.2		10000	±0.6	≤0.15

※NPX3-2の0.2μL未満、NPX3-10の1μL未満における系統誤差 (es)・偶然誤差 (CV) は、サンプリング技術およびサンプリング環境に大きく影響されます。
●それぞれの系統誤差 (es)・偶然誤差 (CV) は、仕様に記載している適合チップを使用して測定した場合の値です。

グリス

製品コード	00-NX3-GRS
入数	1個
対応機種*	Nichipet EXⅢ

スタンド

近日発売予定

容量調整治具

近日発売予定

適合機種	製品コード	入数
1000 μL	00-NX3-F1000	10個入
5000 μL	00-NX3-F15000	
10000 μL	00-NX3-F15000	



[分解図・部品]

●カウンター窓はガラス製のため、クリーンベンチ等の殺菌灯の紫外線で曇ることはありません。
●本体には UV 耐性の高い材質を使用しておりますが、長時間の UV 照射により本体表面が劣化する場合があります。系統誤差 (es)・偶然誤差 (CV) に影響はありません。

オートクレーバブルマイクロピペット

Nichipet[®] Premium

壊れない・変わらない・疲れない。
5年間保証付きは、高い耐久性の証。

5年間保証

修理定額
(6年目から)

AC 滅菌可 UV 殺菌可


ドリームバンクポイント
1 point



[分解図・部品]

- 長時間使用による疲労を低減させる、ラウンドフォルムボディと大型プッシュボタンを採用しました。
- 約60万回のピペッティングを可能とする耐久性を持たせました(2・10・20・100・200μL機種)。
- カウンター窓はガラス製のため、クリーンベンチ等の殺菌灯の紫外線で曇ることはありません。
- 本体には UV 耐性の高い材質を使用しておりますが、長時間の UV 照射により本体表面が劣化する場合があります。系統誤差(es)・偶然誤差(CV)に影響はありません。

●デザイン上の留意点

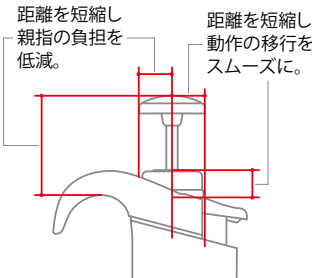

仕様

製品コード	容量設定方式	容量範囲(μL)	目盛単位(μL)	適合チップ
00-NPP-2	可変式	0.1~2	0.002	BMT2-UT / UTRW2 / UTRWB2
00-NPP-10		0.5~10	0.01	BMT2-SSW / SSWR2 / SSWRB2
00-NPP-20		2~20	0.02	BMT2-SG / SGR2 / SGRB2
00-NPP-100		10~100	0.1	BMT2-SG / SGR2 / SGRB2
00-NPP-200		20~200	0.2	BMT2-SG / SGR2 / SGRB2
00-NPP-1000		100~1000	1	BMT2-LG / LGR2 / LGRB2
00-NPP-5000		1000~5000	10	BMT2-X / XR / XRB
00-NPP-10000		1000~10000	10	BMT2-Z / ZR / ZRB

●適合チップの詳細は19~20ページをご参照ください。

系統誤差(es)・偶然誤差(CV)

製品コード	測定容量(μL)	系統誤差(%)	偶然誤差(%)	製品コード	測定容量(μL)	系統誤差(%)	偶然誤差(%)
00-NPP-2	0.2	±12.0*	≤6.0*	00-NPP-200	20	±1.0	≤0.5
	1	±5.0	≤2.5		100	±0.8	≤0.3
	2	±3.0	≤1.0		200	±0.8	≤0.2
00-NPP-10	1	±4.0*	≤3.0*	00-NPP-1000	100	±1.0	≤0.5
	5	±1.0	≤1.0		500	±0.8	≤0.3
	10	±1.0	≤0.5		1000	±0.7	≤0.2
00-NPP-20	2	±5.0	≤3.0	00-NPP-5000	1000	±1.0	≤0.3
	10	±1.0	≤1.0		2500	±0.8	≤0.3
	20	±1.0	≤0.4		5000	±0.6	≤0.2
00-NPP-100	10	±2.0	≤1.0	00-NPP-10000	1000	±2.0	≤0.4
	50	±1.0	≤0.3		5000	±0.8	≤0.3
	100	±0.8	≤0.3		10000	±0.4	≤0.2

※NPP-2の0.2μL未満、NPP-10の1μL未満における系統誤差(es)・偶然誤差(CV)は、サンプリング技術およびサンプリング環境に大きく影響されます。
●それぞれの系統誤差(es)・偶然誤差(CV)は、仕様に記載している適合チップを使用して測定した場合の値です。

スタンド

●各スタンドの写真は、使用例です。マイクロピペットおよびディスペンサーは付属しません。



●マルチロータリースタンド

製品コード	00-MLT-STD2
最大収納本数	シングル6本/マルチ3本
主な材質	ABS樹脂
本体外形寸法	φ180(最大径)×312Hmm
対応機種*	Nichipet Premium Nichipet Premium LT Nichipet EX II [®] Nichipet EX II MULTI Nichipet EX Plus II

※Nichipet AirにはNAR-STDをお使いください。
※販売終了機種です。

●アクリルスタンド

製品コード	00-BM-STD
最大収納本数	シングル6本
主な材質	アクリル樹脂(透明)
対応機種	Nichipet EX III Nichipet Premium Nichipet Premium LT Nichipet EX II [®] Nichipet EX Plus II Nichipet F II / V II

※販売終了機種です。



●壁掛けスタンド

製品コード	00-NLE-STD
最大収納本数	シングル1本
主な材質	ABS樹脂
対応機種	Nichipet EX III Nichipet Premium Nichipet Premium LT Nichipet EX II [®] Nichipet EX Plus II NICHIRYO Le

●壁等に両面テープかねじで取り付けける方式です。
※販売終了機種です。

オートクレーバブルマイクロピペット

Nichipet® EX Plus II

内部部品に耐薬性に優れた材質を採用。
酸や有機溶媒をよく使う方に最適な1本。

修理定額

AC 減菌可 UV 殺菌可

ドリームバンクポイント 1 point



耐薬性に優れ、本体丸ごとオートクレーブも可能な堅牢ボディ。



エジェクタパイプは金属ではなく樹脂製にすることで耐薬性を向上。



体積膨潤率の小さいパーフロゴム製O-リング。



ロック機能で操作中の容量ずれを防止。ロック解除でスムーズに容量設定。



錆びないセラミックプランジャを採用(20μL以上の機種)。腐食にくい特殊合金製スプリングで耐薬性をさらに向上(上図右は酸で腐食した通常の金属製のプランジャとスプリング)。



吐出性能を格段に向上。吐出時のチップ内液残りを解消(2・10μL機種)。



[分解図・部品]

- 酸・アルカリ・ケトン・エステル類・アルデヒド類等の無機および有機溶媒に優れた耐性を備えています。
- 気密部O-リングには様々な溶媒による体積膨潤が小さいパーフロゴムを採用、体積膨潤が系統誤差(es)・偶然誤差(CV)に与える影響を低減しました。
- 内部スプリングには溶媒耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減しました。
- カウンター窓はガラス製のため、クリーンベンチ等の殺菌灯の紫外線で曇ることはありません。
- 本体にはUV耐性の高い材質を使用しておりますが、長時間のUV照射により本体表面が劣化する場合があります。系統誤差(es)・偶然誤差(CV)に影響はありません。

仕様

製品コード	容量設定方式	容量範囲(μL)	目盛単位(μL)	適合チップ
00-NPLO2-2	可変式	0.1~2	0.002	BMT2-UT / UTWR2 / UTWRB2
00-NPLO2-10		0.5~10	0.01	BMT2-SSW / SSWR2 / SSWRB2
00-NPLO2-20		2~20	0.02	BMT2-SG / SGR2 / SGRB2
00-NPLO2-100		10~100	0.1	BMT2-SG / SGR2 / SGRB2
00-NPLO2-200		20~200	0.2	BMT2-SG / SGR2 / SGRB2
00-NPLO2-1000		100~1000	1	BMT2-LG / LGR2 / LGRB2
00-NPLO2-5000		1000~5000	10	BMT2-X / XR / XRB
00-NPLO2-10000		1000~10000	10	BMT2-Z / ZR / ZRB
00-NPLO2-10000		1000~10000	10	BMT2-Z / ZR / ZRB

●旧製品NPLO-5000およびNPLO-10000用のノズルフィルターは、NPLO2-5000およびNPLO2-10000には使用できません(詳細は26ページをご覧ください)。
●適合チップの詳細は19~20ページをご参照ください。●スタンド等のアクセサリは、25~26ページをご覧ください。

系統誤差(es)・偶然誤差(CV)

製品コード	測定容量(μL)	系統誤差(%)	偶然誤差(%)	製品コード	測定容量(μL)	系統誤差(%)	偶然誤差(%)
00-NPLO2-2	0.2	±12.0*	≤6.0*	00-NPLO2-200	20	±1.0	≤0.5
	1	±5.0	≤2.5		100	±0.8	≤0.3
	2	±3.0	≤1.0		200	±0.8	≤0.2
00-NPLO2-10	1	±4.0*	≤3.0*	00-NPLO2-1000	100	±1.0	≤0.5
	5	±1.0	≤1.0		500	±0.8	≤0.3
	10	±1.0	≤0.5		1000	±0.7	≤0.2
00-NPLO2-20	2	±5.0	≤3.0	00-NPLO2-5000	1000	±1.0	≤0.3
	10	±1.0	≤1.0		2500	±0.8	≤0.3
	20	±1.0	≤0.4		5000	±0.6	≤0.2
00-NPLO2-100	10	±2.0	≤1.0	00-NPLO2-10000	1000	±2.0	≤0.4
	50	±1.0	≤0.3		5000	±0.8	≤0.3
	100	±0.8	≤0.3		10000	±0.4	≤0.2

※NPLO2-2の0.2μL未満、NPLO2-10の1μL未満における系統誤差(es)・偶然誤差(CV)は、サンプリング技術およびサンプリング環境に大きく影響されます。
●それぞれの系統誤差(es)・偶然誤差(CV)は、仕様に記載している適合チップを使用して測定した場合の値です。
●本製品は溶媒に対して耐久性のある材質を部品として使用しており、従来のピペットと比較してその性能を長期間保持できます。しかし有機溶媒の分注精度を保証するものではありません。
●本製品のボディ外装の耐薬性については、Nichipet EX II (17ページ掲載)等と同等です。溶媒に対してさらに強い材質というわけではないため、溶媒が直接触れることはさけてください。

パーフロゴム製O-リング耐薬性 対応表

- ▶本製品の気密部O-リングは、パーフロゴム(FFKM)製です。
- ▶パーフロゴムは酸・アルカリ・アンモニア水・エステル・フラン・アミンに対しても膨潤による体積増加が少なく、O-リングとしての性能が長期間維持されます。

A: 体積膨潤率 5%未満 …… 使用上全く問題なし
B: 体積膨潤率 5 - 20% …… 使用上問題なし
C: 体積膨潤率 20 - 50% …… 使用は条件付き
D: 体積膨潤率 50%以上 …… 使用不可

薬品名称	薬品温度	試験日数	FFKM	従来のフッ素ゴム	薬品名称	薬品温度	試験日数	FFKM	従来のフッ素ゴム
鉱酸・有機酸					ケトン・エステル・エーテル類				
氷酢酸	40℃	21	A	C	アセトン	40℃	21	B	D
無水酢酸	40℃	21	A	C	メチルエチルケトン	40℃	21	A	D
無機アルカリ類					メチルイソブチルケトン	40℃	21	B	D
アンモニア水 28%	40℃	21	A	D	イソホロン	40℃	21	A	D
フラン・アルデヒド類					ジアセトンアルコール	40℃	21	A	C
テトラヒドロフラン	40℃	21	C	D	γ-ブチロラクトン	40℃	21	A	C
2-メチルテトラヒドロフラン	40℃	21	B	D	ジエチレンカーボネート	40℃	21	A	D
アセトアルデヒド	25℃	21	B	D	アセチルアセトン	40℃	21	A	D
アセトフェノン	40℃	21	A	C	蟻酸メチル	25℃	21	B	D
含窒素化合物類					酢酸メチル	40℃	21	A	D
アクリロニトリル	40℃	21	A	C	酢酸エチル	40℃	21	B	D
エチレンジアミン	40℃	21	B	D	酢酸イソアミル	40℃	21	A	D
ピリジン	40℃	21	A	C	アセト酢酸メチル	40℃	21	A	C
N, N' - ジメチルホルムアミド	40℃	21	A	D	アセト酢酸エチル	40℃	21	A	C
N, N' - ジメチルアセトアミド	40℃	21	A	D	アクリル酸	40℃	21	A	C
N-メチル-2-ピロリドン	100℃	7	A	D	アクリル酸メチル	40℃	21	A	D
炭化水素・ハロゲン化炭化水素類					シュウ酸ジエチル	40℃	21	A	D
トルエン	40℃	21	A	B	トリエチルホスフェート	40℃	21	A	D
キシレン	40℃	21	A	B	トリクレジルホスフェート	100℃	7	A	C
クロロホルム	40℃	21	B	B	ジエチルエーテル	25℃	21	B	C
アルコール類					1,4-ジオキサン	40℃	21	A	C
メチルアルコール	40℃	21	A	B	メチル-tertブチルエーテル	100℃	7	A	C
エチルアルコール	40℃	21	A	B	その他の耐薬品性につきましては、弊社Webサイトをご覧ください。				
その他 油・スチーム類									
ファイアークエル	130℃	11	A	B					
O-148LCT(Air craftエンジン油)	175℃	20	A	B					

エルゴノミックマイクロピペット

NICHIRYO *Le*

軽量で初めての方にも取り回しやすい。
お手軽価格のスターターピペット。

- 滑らかな曲線のフィンガーレストが手にしっかりとフィットし、ピペッティング時の安定性を高めます。
- 大きなプッシュボタンと軽い操作性が相まって、長時間の使用や反復作業でも疲れにくいマイクロピペットです。本体重量は約83gと軽量です。
- 容量可変はプッシュボタンを回して行う方式のため、操作が容易です。
- エジェクタパイプがワンタッチで着脱可能なため、細い試験管の底の液体を吸引する場合にも対応が容易です。



修理定額

ドリームバンクポイント
1 point



【分解図・部品】

仕様

製品コード	容量設定方式	容量範囲 (μL)	目盛単位 (μL)	適合チップ
00-NLE-10	可変式	0.5~10	0.02	BMT2-SSW / SSWR2 / SSWRB2
00-NLE-20		2~20	0.02	BMT2-SG / SGR2 / SGRB2
00-NLE-100		10~100	0.2	BMT2-SG / SGR2 / SGRB2
00-NLE-200		20~200	0.2	BMT2-SG / SGR2 / SGRB2
00-NLE-1000		100~1000	2	BMT2-LG / LGR2 / LGRB2

●適合チップの詳細は19~20ページをご参照ください。●スタンド等のアクセサリーは、25~26ページをご覧ください。

系統誤差 (es)・偶然誤差 (CV)

製品コード	測定容量 (μL)	系統誤差 (%)	偶然誤差 (%)	製品コード	測定容量 (μL)	系統誤差 (%)	偶然誤差 (%)
00-NLE-10	1	±6.0*	≤5.0*	00-NLE-200	20	±1.2	≤1.0
	5	±2.0	≤1.6		100	±1.0	≤0.6
	10	±1.2	≤0.8		200	±0.8	≤0.3
00-NLE-20	2	±5.0	≤3.0	00-NLE-1000	100	±1.2	≤0.8
	10	±2.0	≤1.0		500	±1.0	≤0.6
	20	±1.0	≤0.5		1000	±0.7	≤0.3
00-NLE-100	10	±2.0	≤1.0	※NLE-10の1μL未満における系統誤差 (es)・偶然誤差 (CV) は、サンプリング技術およびサンプリング環境に大きく影響されます。●それぞれの系統誤差 (es)・偶然誤差 (CV) は、仕様に記載している適合チップを使用して測定した場合の値です。			
	50	±1.2	≤0.6				
	100	±0.8	≤0.3				

容量固定式／容量三段可変式マイクロピペット

Nichipet® *F II* & *V II*

軽量・小型でソフトな操作性のマイクロピペット。
容量固定式のFと三段階可変式のV。

Nichipet F II

- 同一容量を繰り返し分注する作業に最適です。
- 10~1000μLまで幅広い容量をご用意しています。
- ラインナップにない容量は、特注製作を承ります。

Nichipet V II

- プッシュボタンを回して容量を切換えます。
- 決まったプロトコルにおける分注に最適です。



修理定額

ドリームバンクポイント
1 point



【分解図・部品】

仕様

シリーズ	製品コード	容量設定方式	容量範囲 (μL)	系統誤差 (%)	偶然誤差 (%)	適合チップ
F II	00-NPF2-10	固定式	10	±1.2	≤0.4	BMT2-SSW / SSWR2 / SSWRB2
	00-NPF2-20		20	±0.8	≤0.3	BMT2-SG / SGR2 / SGRB2
	00-NPF2-25		25	±0.8	≤0.3	BMT2-SG / SGR2 / SGRB2
	00-NPF2-30		30	±0.8	≤0.3	
	00-NPF2-50		50	±0.6	≤0.3	
	00-NPF2-100		100	±0.6	≤0.3	BMT2-SG / SGR2 / SGRB2
	00-NPF2-200		200	±0.6	≤0.2	BMT2-SG / SGR2 / SGRB2
	00-NPF2-500		500	±0.5	≤0.2	BMT2-LG / LGR2 / LGRB2
	00-NPF2-1000		1000	±0.5	≤0.2	BMT2-LG / LGR2 / LGRB2
V II	00-NPV2-S	三段可変式	10/20/50	±1.2~±0.7	≤0.6~≤0.3	BMT2-SG / SGR2 / SGRB2
	00-NPV2-M		50/100/200	±0.7~±0.5	≤0.4~≤0.3	BMT2-SG / SGR2 / SGRB2
	00-NPV2-L		200/500/1000	±0.7~±0.5	≤0.3~≤0.2	BMT2-LG / LGR2 / LGRB2

●適合チップの詳細は19~20ページをご参照ください。●スタンド等のアクセサリーは、25~26ページをご覧ください。●規格容量以外の特注製作については、お問い合わせください。

マイクロピペット用ディスポーザブルチップ

Premium Tip

ドリームバンクポイント
0.2 points

Pyrogen
FREE

DNase
RNase
FREE

AC
滅菌可

UV
殺菌可

[X/Z/ZSを除く]

- チップ先端部を表面張力が小さくなる形状に成形することで、液切れ性能を向上させています。
- ノズル装着部の内径寸法を均一化することで気密性と排水性を向上、高精度のピペティングが可能です。
- チップ材質には高品質のポリプロピレンを使用しており、耐薬性に優れています。
- ラックはオートクレーブ滅菌(121℃ 20分)が可能です、オートクレーブ滅菌の回数を重ねると変形等が起こることがありますのでご注意ください。
- DNase/RNaseおよびPyrogenフリーです(X/Z/ZSを除く)。
- UV耐性に優れています。
- ニチリョーのマイクロピペットは、本製品を使用して検定や校正を行っています。




仕様


シリーズ			製品コード	パッケージ	容量範囲 (μL)	色	入 数	推奨マイクロピペット*	
UT			00-BMT2-UT	バルク	0.1～10	ナチュ ラル	1,000本	NAR-2, 10 NAR-10M8, 10M12	
			00-BMT2-UTWR2	ラック			96本 × 10ラック	NPP / NLT-2 NPX2 / NPX3 / NPLO2-2 NPM-8VP, 12VP	
			00-BMT2-UTWRB2	滅菌済ラック					
SSW			00-BMT2-SSW	バルク	0.5～10		1,000本	NPP / NLT-10	
			00-BMT2-SSWR2	ラック			96本 × 10ラック	NPX2 / NPX3 / NPLO2-10 NLE-10	
			00-BMT2-SSWRB2	滅菌済ラック				NPF2-10	
SG			00-BMT2-SG	バルク	2～200		1,000本	NAR-20, 100, 200 NAR-100M8, 100M12, 200M8, 200M12	
			00-BMT2-SGR2	ラック			96本 × 10ラック	NPP / NLT-20, 100, 200 NPX2 / NPX3 / NPLO2-20, 100, 200	
			00-BMT2-SGRB2	滅菌済ラック				NLE-20, 100, 200 NPF2-20～200/NPV2-S, M NPM-8SP, 8LP, 12SP, 12LP	
K			00-BMT2-K	バルク	30～300		1,000本	NAR-300M8, 300M12 NPM-8KP, 12KP	
			00-BMT2-KR	ラック			96本 × 10ラック		
			00-BMT2-KRB	滅菌済ラック					
LG			00-BMT2-LG	バルク	100～1000		1,000本	NAR-1000 NPP / NLT-1000 NPX2 / NPX3 / NPLO2-1000 NLE-1000	
			00-BMT2-LGR2	ラック			96本 × 10ラック		NPF2-500, 1000 NPV2-L
			00-BMT2-LGRB2	滅菌済ラック					
X			00-BMT2-X	バルク	500～5000		200本	NAR-5000 NPP-5000 NPX2 / NPX3 / NPLO2-5000	
			00-BMT2-XR	ラック			50本 × 2ラック		
			00-BMT2-XRB	滅菌済ラック					
Z			00-BMT2-Z	バルク	1000～10000		200本	NPP-10000 NPX2 / NPLO2-10000	
			00-BMT2-ZR	ラック			40本 × 2ラック		
			00-BMT2-ZRB	滅菌済ラック					
ZS			00-BMT2-ZS	バルク	1000～10000		200本	NAR / NPX3-10000	
			00-BMT2-ZSR	ラック			40本 × 2ラック		
			00-BMT2-ZSRB	滅菌済ラック					

※推奨マイクロピペットとは、本製品を用いて校正している弊社マイクロピペットのことです。他社製マイクロピペットへの適合については、お問い合わせください。

実寸大製品画像

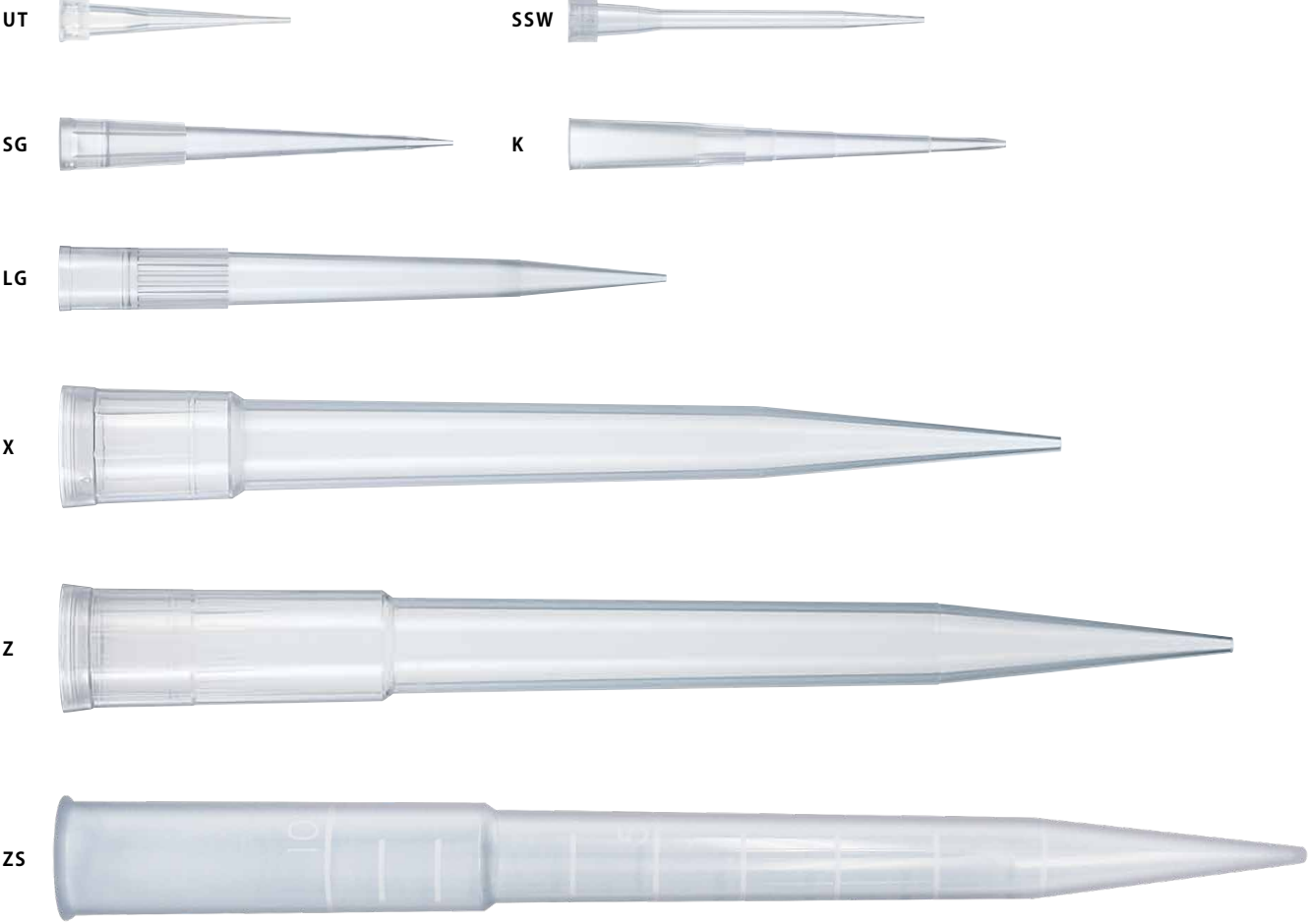

寸法図

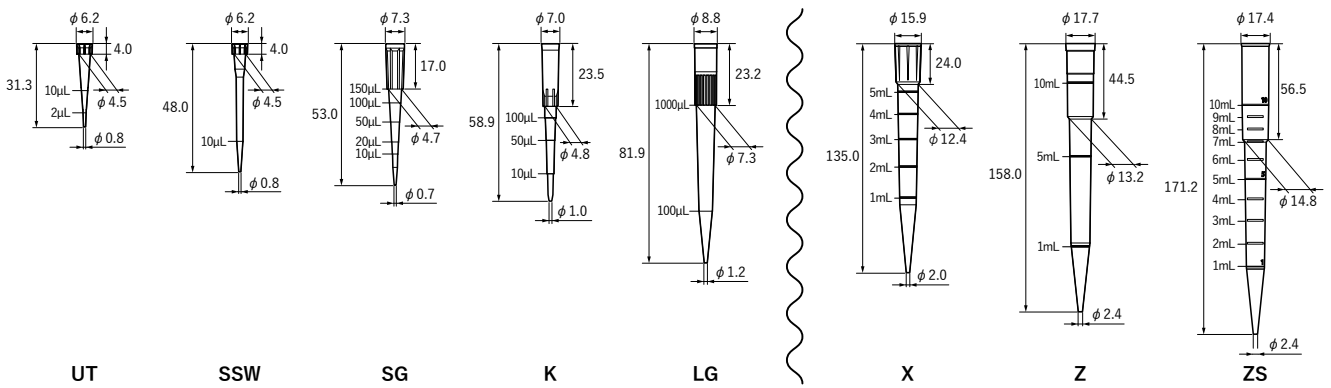

可変式連続分注器

Nichimate Stepper

連続分注のほか、粘性や揮発性の高い溶液の分注にも最適。

- 8種のシリンジと5段階可変の設定容量の組合せにより、40通りの分注が可能です。
- ポジティブディスプレイメント方式のため、粘性のある液体の分注に適しています。
- シリンジはPP製、ピストンはPE製（NS-Vピストンはステンレス製）です。



ステッパー用シリンジ



ドリームバンクポイント
1 point

ドリームバンクポイント
0.2 points

[シリンジ]

仕様

製品コード	品名
00-NSTP	ニチメイトステッパー

シリンジ		ダイヤルナンバ					系統誤差 (%)※2	偶然誤差 (%)※2
		1	2	3	4	5		
00-NS-V※1	0.05mL	1μL	2μL	3μL	4μL	5μL	± 5.0	≤ 8.0
00-NS-S	0.5mL	10μL	20μL	30μL	40μL	50μL	± 1.7	≤ 1.8
00-NS-M	1.25mL	25μL	50μL	75μL	100μL	125μL	± 1.6	≤ 2.1
00-NS-N	2.5mL	50μL	100μL	150μL	200μL	250μL	± 1.2	≤ 1.7
00-NS-L	5mL	100μL	200μL	300μL	400μL	500μL	± 2.0	≤ 2.4
00-NS-X	12.5mL	250μL	500μL	750μL	1000μL	1250μL	± 1.1	≤ 1.7
00-NS-Y	25mL	0.5mL	1mL	1.5mL	2mL	2.5mL	± 1.2	≤ 1.2
00-NS-Z	50mL	1mL	2mL	3mL	4mL	5mL	± 1.5	≤ 1.7
分注回数		48回	23回	15回	11回	8回		

※1. NS-Vシリンジは、付属のBMT2-UTチップ（下記参照）を装着して使用します。 ※2. 最大容量での分注時の値です。 ● スタンド等のアクセサリは、25～26ページをご覧ください。

シリンジ

製品コード	品名	入数	製品コード	品名	入数
00-NS-V	0.05mLシリンジ (BMT2-UTチップ100本付)	100	00-NS-SB	0.5mL滅菌シリンジ	100
00-NS-S	0.5mLシリンジ	100	00-NS-MB	1.25mL滅菌シリンジ	100
00-NS-M	1.25mLシリンジ	100	00-NS-NB	2.5mL滅菌シリンジ	100
00-NS-N	2.5mLシリンジ	100	00-NS-LB	5mL滅菌シリンジ	100
00-NS-L	5mLシリンジ	100	00-NS-XB	12.5mL滅菌シリンジ	100
00-NS-X	12.5mLシリンジ	100	00-NS-ADPY	25mL用アタッチメント (25mLシリンジ / 00-NS-Y対応)	1
00-NS-Y	25mLシリンジ (アタッチメント1個付)	50	00-NS-ADPZ	50mL用アタッチメント (50mLシリンジ / 00-NS-Z対応)	1
00-NS-Z	50mLシリンジ (アタッチメント1個付)	25			

● 旧型のシリンジ (00-NS-ADP) の適合に関しては、お問合せください。

ボトルトップディスペンサー

DISPET

コンパクトで軽く、
各種標準試薬瓶に直接セット可能。

- アダプタ各種（別売）を使用して、様々なサイズのねじ口瓶に直接セットできるディスペンサーです（ボトルが1本付属）。
- 接液部には、耐薬性に優れた材質（ホウケイ酸ガラス、フッ素樹脂、セラミック、プラチナイリジウム）を採用しています。
- 付属の予備チューブ（220mm）は、容器に合わせてカットしてご使用ください。



アダプタ



ドリームバンクポイント
1 point



[分解図・部品]


仕様

製品コード	分注容量 (mL)	目盛単位 (mL)	系統誤差 (%)	偶然誤差 (%)	付属ボトル容量	付属ボトルの最大外径×高さ
00-DP-1B	0.2～1	0.05	± 1.0	≤ 0.2	200mL	φ59×255mm
00-DP-2B	0.4～2	0.1	± 1.0	≤ 0.2	200mL	φ59×255mm
00-DP-5B	1～5	0.1	± 1.0	≤ 0.2	350mL	φ66×290mm
00-DP-10B	2～10	0.25	± 1.0	≤ 0.2	1L	φ98×350mm

● ボトル（ねじ口瓶）が付属します。付属ボトルのねじ口サイズは各容量とも共通です。

アダプタ

製品コード	適合ねじ口サイズ※	製品コード	適合ねじ口サイズ※
DP-1118	φ18mm	DP-1128	φ28mm
DP-1119	φ19mm	DP-1133	φ33mm
DP-1124	φ24mm	DP-1138	φ38mm
DP-1125	φ25mm	DP-1145	φ45mm

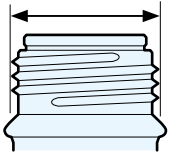

※アダプタの適合ねじ口サイズは、瓶の口のねじ山の頂点を基準にした外径です。

オートクレーパブルボトルトップディスペンサー

DISPET EXII

- GL規格のねじ口瓶に直接セットできるディスペンサーです。
3つのサイズのアダプタが標準付属します。
- 接液部には、耐薬性に優れた材質（ホウケイ酸ガラス、フッ素樹脂、セラミック、
プラチナイリジウム）を採用しています。
- 長さ調整可能なインレットチューブで、様々な容量のねじ口瓶に使用できます。
- 液戻し機構により、試薬のロスを最小限に抑えます。
- オートクレーブ滅菌（121℃、20分）が可能です。



仕様

製品コード	分注容量 (mL)	目盛単位 (mL)	系統誤差 (%)	偶然誤差 (%)	本体ねじ口	付属アダプタサイズ
00-DPX2-20	0.2～2.0	0.05	±0.5	≤0.1	GL-45	GL-28、GL-32、GL-38
00-DPX2-50	0.5～5.0	0.10	±0.5	≤0.1	GL-45	GL-28、GL-32、GL-38
00-DPX2-100	1.0～10.0	0.2	±0.5	≤0.1	GL-45	GL-28、GL-32、GL-38
00-DPX2-250	2.5～25.0	0.5	±0.5	≤0.1	GL-45	GL-28、GL-32、GL-38
00-DPX2-500	5.0～50.0	1	±0.5	≤0.1	GL-45	GL-28、GL-32、GL-38
00-DPX2-1000	10.0～100.0	2	±0.5	≤0.1	GL-45	GL-28、GL-32、GL-38

●本製品には、ボトルは付属していません。

アダプタ

製品コード	サイズ	製品コード	サイズ
00-DPX-003A	φ28mm	00-DPX-003D	φ40mm
00-DPX-003B	φ32mm	00-DPX-003E	φ45mm

ボトルトップディスペンサー

DISPET Mini

- 微量連続分注に適した、GL28のねじ口瓶用のディスペンサーです。
- 小型軽量のため、持ち運びに便利です。
- ブランジャが自動で戻りますので、片手で操作できます。
- 接液部にはホウケイ酸ガラス、フッ素樹脂、
プラチナイリジウムを採用しています。
※強酸は使用できません。ご注意ください。
- 別売で70mLの専用ボトルをご用意しています。



仕様

製品コード	分注容量 (μL)	系統誤差 (%)	偶然誤差 (%)	適合ねじ口サイズ
00-DPM-250	100/250	±2.0	≤0.4	GL-28
00-DPM-1000	500/1000	±1.0	≤0.2	

●本製品には、ボトルは付属していません。別売で70mLの専用ボトルをご用意しています（製品コード：50-14000）。

NICHIRYO Dream Bank

ニチリョードリームバンクでは、製品をお使い頂いているお客様にお得で便利なサービスをご用意しております。

会員限定 ポイント交換サービス

くわしくは、 [ニチリョー ポイント交換](#) [検索](#)

製品に応じて、ご購入時にドリームバンクポイント（DBP）が付与されます。DBPは、下記の対象製品と交換できます（交換に必要なDBP数につきましては、ドリームバンク会員サイトをご覧ください）。このカタログに掲載していない製品の詳細は、Webサイトをご覧ください（対象製品や必要DBPは、予告なく変更する場合があります）。

●製造終了等のやむを得ない事情により、ご希望の製品と交換できない場合があります。

マイクロピペット／ディスペンサー	詳細	小型機器	詳細	アクセサリ	詳細
Nichipet Air	7ページ	Nichimate Mixer	Web	カラーセルスタンド (00-NAR-STD)	25ページ
Nichipet Air マルチチャンネル (8ch)	9ページ	Nichimate Mixer用フラットホーム		マルチロータリースタンド (00-MLT-STD2)	
Nichipet Air マルチチャンネル (12ch)		Nichimate Flush		アクリルスタンド (00-BM-STD)	
Nichipet Premium	13ページ	Nichimate Rotator		チューブオープナー	26ページ
Nichipet EX Plus II	15ページ	Nichimate Rotator用 容器ホルダー各種		ノズルフィルター (1000μL用)	
NICHIRYO Le	17ページ	Nichimate Dry Bath Plus		ノズルフィルター (5000μL用)	
Nichipet F II	18ページ	Nichimate Dry Bath Cool		ノズルフィルター (10000μL用)	
Nichipet V II		Dry Bathシリーズ用ブロック (002PS、005MS、015MS、020CS)			
Pipette Mate NEO	Web	Nichimate ASPIRATOR			
DISPET	22ページ	Nichimate UV Carousel			
DISPET EX II	23ページ				
DISPET Mini					

会員限定 ポイント修理サービス

くわしくは、 [ニチリョー ポイント修理](#) [検索](#)

ドリームバンクポイントで、ニチリョーのマイクロピペットおよびディスペンサーの修理サービスが受けられます（**専用の修理依頼書が必要になります。詳細はWebサイトをご覧ください。**）

修理	必要DBP	修理	必要DBP
Nichipet Air、Nichipet Premium、Nichipet Premium LT、 Nichipet EX II、Nichipet EX Plus II、NICHIRYO Le、 Nichipet F II & V II	3	Nichipet Air（マルチチャンネル）、Nichipet EX II MULTI、 Nichimate Stepper、MODEL 8100、MODEL 8800、 PipetteMate NEO	5

会員限定 修理サービス

くわしくは、 [ニチリョー おまかせ修理](#) [検索](#)

ドリームバンク会員様は**お得な会員価格**でニチリョーのマニュアルピペットの修理が受けられます（基本修理体系は4ページをご覧ください）。

シングルチャンネル 1本 5,500円	Nichipet Air、Nichipet Premium、Nichipet Premium LT、Nichipet EX II、Nichipet EX Plus II、 NICHIRYO Le、Nichipet F II & V II
マルチチャンネル 1本 8,500円	Nichipet Air（マルチチャンネル）、Nichipet EX II MULTI

スタンド

●各スタンドの写真は、使用例です。マイクロピペットおよびディスペンサーは付属しません。



シングルチャンネルを
8本掛けた場合



マルチチャンネルを
8本掛けた場合



カローセルスタンドは
Nichipet Airの8機種を
すべて収納できます。

●カローセルスタンド

製品コード	00-NAR-STD
最大収納本数	8本
主な材質	ABS樹脂
本体外形寸法	φ180(最大径)×404Hmm
対応機種	Nichipet Air [*] Nichipet Air(マルチチャンネル) Nichipet Premium Nichipet Premium LT NICHIRYO Le

※Nichipet Airの場合、00-NAR-10000に専用10mLチップ
(Z5チップ)を付けた状態でも収納できます。

●マルチロータリースタンド

製品コード	00-MLT-STD2
最大収納本数	シングル6本/マルチ3本
主な材質	ABS樹脂
本体外形寸法	φ180(最大径)×312Hmm
対応機種 [*]	Nichipet Premium Nichipet Premium LT Nichipet EX II [*] Nichipet EX II MULTI Nichipet EX Plus II

※Nichipet AirにはNAR-STDをお使いください。
※販売終了機種です。

●壁掛けスタンド

製品コード	00-NLE-STD
最大収納本数	シングル1本
主な材質	ABS樹脂
対応機種	Nichipet EX III Nichipet Premium Nichipet Premium LT Nichipet EX II [*] Nichipet EX Plus II NICHIRYO Le

●壁等に両面テープかねじで取り付けける方式です。
※販売終了機種です。



●アクリルスタンド

製品コード	00-BM-STD
最大収納本数	シングル6本
主な材質	アクリル樹脂(透明)
対応機種	Nichipet EX III Nichipet Premium Nichipet Premium LT Nichipet EX II [*] Nichipet EX Plus II Nichipet F II / V II

※販売終了機種です。



ノズルフィルター

●Nichipet用のノズルフィルターです。ご使用の機種をご確認の上、お選びください。

●1000μL用



製品コード	00-NX2-0601000(10個入)
対応機種	Nichipet EX II [*] Nichipet EX [*] Nichipet F II(500/1000) Nichipet V II(L)

※販売終了機種です。



製品コード	00-NP-0601000(10個入)
対応機種	Nichipet Premium



製品コード	00-LO2-0601000(10個入)
対応機種	Nichipet EX Plus II Nichipet EX Plus [*]

※販売終了機種です。



製品コード	00-NX3-F1000(10個入)
対応機種	Nichipet EX III

●5000μL/10000μL用



製品コード	00-NX2-0615000(100個入)
製品コード	00-NX2-0615000-20(20個入)
対応機種	Nichipet Premium Nichipet EX II [*] Nichipet EX Plus II

※販売終了機種です。



製品コード	00-NAR-F15000(10個入)
対応機種	Nichipet Air



製品コード	00-NX3-F15000(10個入)
対応機種	Nichipet EX III

その他

●チューブオープナー



製品コード	00-NTO-001(3個入)
対応機種	Nichipet Premium Nichipet Premium LT Nichipet EX II [*] Nichipet EX Plus II

●Nichipetに装着して使うチューブオープナーです。
※販売終了機種です。

●容量調整治具セット



製品コード	00-NAR-AT(1セット)
対応機種	Nichipet Air(マルチチャンネル) Nichipet Air

●容量調整を行うための治具です。

●試薬トレイ



製品コード	00-88-TY(50個入)
容量	80mL
材質	PP(AC滅菌可、121℃・20分)
対応機種	Nichipet Air(マルチチャンネル) Nichipet EX II MULTI

●グリス



製品コード	対応機種	入数
00-NAR-GRS	Nichipet Airシリーズ	1個
00-NX3-GRS	Nichipet EX III	
00-NLT-3400000	Nichipet Premium LT	
00-N3-0711A	NICHIRYO Le	
00-NPM-3400000	Nichipet EX II MULTI	

●ACCUPENSER JR. オプション(抜粋)およびボトル単品

対応機種	製品コード	品名
00-AJ-1	AJ-1901	先管付PTFE(フッ素樹脂)チューブセット
00-AJ-1/2	AJ-1200	250mLボトル(1本)
00-AJ-5	AJ-1905	先管付PTFE(フッ素樹脂)チューブセット

対応機種	製品コード	品名
00-AJ-5/10	AJ-1300	500mLボトル(1本)
00-AJ-5/10	AJ-1400	1000mLボトル(1本)
00-AJ-10	AJ-1910	先管付PTFE(フッ素樹脂)チューブセット

樹脂焼結フィルタ（カスタムメイド製品）

Porous Plastic Filter

樹脂パウダーを焼結させて形成する
フィルタ。任意かつ立体的な形状で
大量生産が可能。

- 孔径のコントロール（数μm～数百μm）が可能。
- 「立体的」かつ「ご希望の形状」で製作可能。
- 均一な性能で、大量生産が可能。

フィルタというフラットで膜状なものが一般的ですが、〈樹脂焼結フィルタ〉は樹脂のパウダーを焼結させる製法により「立体的」なフィルタの製造が可能です。金型での製造のため、形状は「任意」で、小さいものから大きなもの、複雑な形状も可能です。また均一な性能で大量生産が可能です。






組み込み部品として使用する場合、形状が立体的であるため、機械による組み立ても容易になります。

素材はポリエチレンまたはポリプロピレンが中心ですが、他の素材をご希望の場合はご相談ください。

ご希望の孔径、サイズ、形状でオリジナルのフィルタを製作致します。詳細はお問い合わせください。



主な応用例

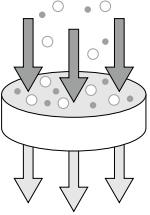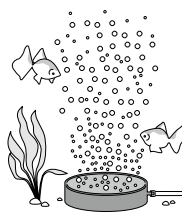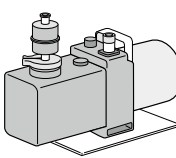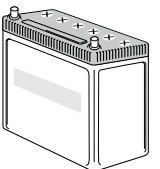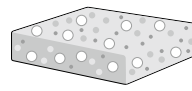フィルタ	散気管	吸液芯	サイレンサ	エアベント	他の素材を混ぜて焼結
ろ過や 異物吸引防止	ディフューザ (微細気泡生成)	液体の保持や 吸い取り、吸い上げ	減音装置のエレメント	液体と気体(ガス、空気) の分離	活性炭等を 練りこんだフィルタ
●液体・気体の特注フィルタを作成できます。 ●真空搬送等の配管内へのゴミを吸い込み防止。 ●生体由来の試料や検体の粗ろ過。	●溶液中の溶存ガス（酸素など）の向上。 ●洗浄効率の改善（超音波洗浄機にバブルを用い洗浄効率向上）。	●インクジェットプリンタ等に使用される液体の保持、吸引材。 ●芳香剤・薬液・油等の「吸液芯」として。	●真空装置、各種装置のサイレンサのエレメントに最適。	●疎水性の高い素材を使用し、液体とガス（空気）を分離可能。 ●液体をこぼさず外部空気を容器に導入することが可能。	●活性炭を混ぜて焼結させ、脱臭効果を持つフィルタとして。 ●その他、特殊な樹脂を混ぜて成型可能。
					
例：センサ保護キャップ、 感染症検査キット	例：水槽用散気管	例：ペン先	例：サイレンサ用エレメント	例：バッテリー用フィルタ	例：活性炭入りフィルタ
					

カスタムメイドピペット（カスタムメイド製品）

Custom-made Pipettes

- お客様のニーズにあわせたカスタムメイドピペットを製作します。
- 企画・開発・商品化・アフターサービスを一貫して承ります。
- 既存のピペット類のカスタマイズもお受けいたしております。
- 特注ディスパーザブルチップの商品化も承ります。



組込専用シリンジポンプユニット


DDU-5000 III

- 様々な送液システムへ組み込むことを目的としたシリンジポンプです。
- 直接パルスを入力することによって、シリンジとバルブの制御を行うことができます。
- 8種類のシリンジにより幅広い容量設定が可能です。
- 最大1／20,000単位のストローク分解の設定が可能です。
- 接液部は耐薬品性に優れた材質を使用しています。
- DDU-5000 IIIを利用した特別仕様、または、特殊装置の相談にも応じます。

仕様

製品コード／品名	00-D3EB／DDU-5000 III
外寸法	43×145×267Hmm
基本構成	パルスモータ+メカ部+ドライバ基板+通信ケーブル
シリンジストローク	60mm (フルストローク)
分解能	2相励磁 10,000ステップ、1-2相励磁 20,000ステップ
系統誤差(es)／偶然誤差(CV)	系統誤差(es)：±1.0%／偶然誤差(CV)：≤0.2% (フルストローク)
バルブ構成	3方電磁バルブ
接液部	ガラス、PCTFE、PTFE、ポリプロピレン
信号I/O	フォトカプラによるアイソレーション
パルス入力	1クロック方式
駆動方式	ユニポーラ低電流チョッパ方式
重量	約1.6kg
電源	DC24V

●シリンジは基本構成には含まれておりません。オプションとなります。

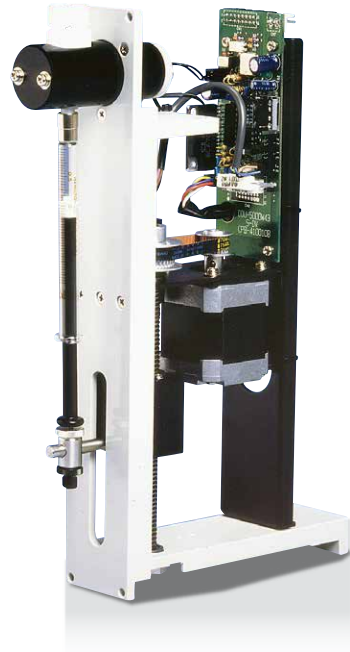

容量	シリンジコード
100μL	D3-S000100
250μL	D3-S000250
500μL	D3-S000500
1mL	D3-S001000
2.5mL	D3-S002500
5mL	D3-S005000
10mL	D3-S010000
25mL	D3-S025000


カスタムメイド自動分注装置（カスタムメイド製品）

NSS-1000Ⅱ

- お客様のご要望に合わせて、ベース製品〈NSS-1000Ⅱ〉等からのカスタムメイドにて自動分注装置の設計製作を承ります。
- ワーキングエリアはA4サイズ等の小型デスクトップタイプから大型ワークステーションまで対応可能です。さらに、制御ソフトウェアはシステムに応じてC言語、VisualBasic等、ご要望に合わせて製作致します。
- 感染症の遺伝子検査用前処理装置をはじめ、各種の製作実績(下記参照)があります。お気軽にご相談ください。



カスタムメイドシステム例

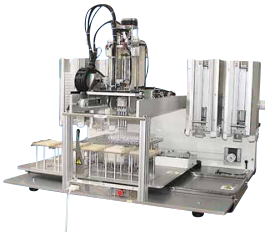外 観	品 名	主な特長
	蛋白結晶化自動化装置	シッティングドロップ式蛋白結晶化用途 蛋白サンプルを専用マイクロプレートを使用して結晶化を行う簡易的自動化システム。
	薬剤感受性試験用分注装置	試験管からマイクロプレートへの高速処理用途 4連分注ノズルは間隔9～15mmでピッチ可変、かつ90°回転する機構を組み込んだシステム。
	クラミジア検査用小分け分注装置	検査用サンプル自動調整用途 クラミジア・トラコマチス検査を実施する際に必要な検体サンプル調整を、カルボータチューブ内の綿棒を取り除くことなく自動的に行うシステム。
	糖鎖分析研究用分注装置	カラムへの溶液充填用途 設置したカラムへの自動分注装置。ステージ下部に廃液ラックを設置でき、廃液の回収が可能なシステム。

販売終了・保守部品販売修理受付終了のご案内

販売終了製品において保守保証期間も終了しているものにつきましては、誠に恐れ入りますが部品の販売および修理の受付ができません。ご愛用の製品が販売終了している場合は、保守保証期間にご注意頂くとともに、代替製品への切り替えをご検討頂けますよう、お願い致します。

機械製品

製品名	販売終了月	保守保証期間	代替製品
 DNA-GR	2010年 8月	2015年8月に終了	_____
 Multi-CHOT	2014年 3月	2019年3月に終了	NichiMart CUBE 本誌掲載 P.29
 MIGHTY PETTER I	2014年12月	2019年12月に終了	MILUTORⅢ 本誌掲載 P.37
 MIGHTY PETTER II	2014年12月	2019年12月に終了	_____
 NSP-7000Ⅲ	2015年12月	2020年12月に終了	NSP-7000Ⅳ 本誌掲載 P.35
 GDP SERIES	2016年10月	2021年10月に終了	_____

マニュアル製品

製品名	販売終了月	保守保証期間	代替品
PipetteMate PRO	2010年 3月	2015年3月に終了	PipetteMate NEO
ACCUPENSOR JR. 30	2010年 8月	2015年8月に終了	DISPET EXⅡ 500/1000 本誌掲載 P.23
Nichipet EX (NPX-2/10/5000/10000)	2011年10月	2018年6月に終了	Nichipet EXⅢ 本誌掲載 P.11
Nichipet EX (NPX-20/100/200/1000)	2011年10月	2019年8月に終了	Nichipet EXⅢ 本誌掲載 P.11
Nichipet EX Plus (NPLO-2/10/5000/10000)	2011年10月	2018年6月に終了	Nichipet EX PlusⅡ 本誌掲載 P.15
Nichipet EX Plus (NPLO-20/100/200/1000)	2011年10月	2019年8月に終了	Nichipet EX PlusⅡ 本誌掲載 P.15
Nichipet 7000	2015年 1月	2020年1月に終了	Nichipet Air (マルチチャンネル) 本誌掲載 P.9
Nichipet F、Nichipet V	2016年 5月	2021年5月に終了	Nichipet FⅡ、Nichipet VⅡ 本誌掲載 P.18
DISPET EX	2017年 6月	2022年5月に終了	DISPET EXⅡ 本誌掲載 P.13
JUSTOR 1100DG (11DG-100/1000)	2020年 4月	2025年3月に終了	_____
Nichipet Premium LT	2023年 9月	2029年9月まで	Nichipet Air 本誌掲載 P.7
Nichipet EXⅡ MULTI	在庫限りで販売終了	2029年9月まで	Nichipet Air (マルチチャンネル) 本誌掲載 P.9
MODEL 8100	2023年 9月	2028年9月まで	Nichimate Stepper 本誌掲載 P.21
MODEL 8800	2023年 9月	2028年9月まで	_____
Nichipet EXⅡ	2025年 3月	シリアルNo.:A119000000~K19300000 2030年3月まで シリアルNo.:K194000000~L25300000 2033年3月まで	Nichipet EXⅢ 本誌掲載 P.11