

スタンダードチップ（ラック入り滅菌済み）



NichimateAqua Marine Tip

スタンダードフィルターチップ（ラック入り滅菌済み）

NichimateAqua Marine Filter Tip NEW!


液切れの良い、リーズナブルなチップ。ラック入りパッケージでのご提供。電子線滅菌済。

1000μLチップにおける各試薬の残液量比較



通常チップ 本製品

研究室で一般的によく使用される試薬の10% Tween20、10% DMSO、Loading Bufferを用いて、ニチリョーの通常チップと本製品の液切れ性能を比較しました。結果、本製品は通常チップに比べ、特に粘度の高い試薬（10% Tween20、Loading Buffer）に対して高い液切れ性能を示しました。

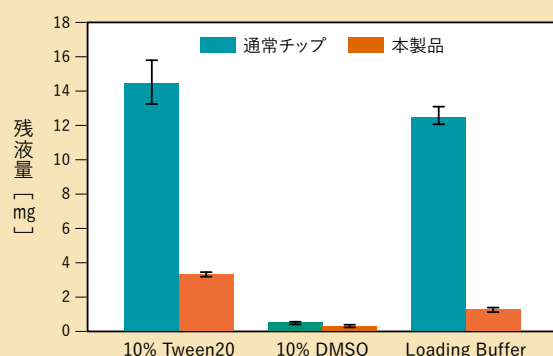

フィルターチップには、Nichipet Airマルチチャンネルの300μLモデルにも最適な300μLをラインナップ。

タイプ	容量／外形	製品コード	長さ	パッケージ／入数	滅菌
フィルターなし	10μL	00-MRN-10RB	32mm	ラック入り 96本×10ラック	電子線滅菌済
	10μL(ロング)	00-MRN-10LRB	46mm		
	200μL	00-MRN-200RB	51mm		
	200μL(ロング)	00-MRN-200LRB※	90mm		
	1000μL	00-MRN-1000RB	88mm		
フィルターあり	10μL	00-MRN-F10RB	32mm	ラック入り 96本×10ラック	電子線滅菌済
	10μL(ロング)	00-MRN-F10LRB	46mm		
	20μL	00-MRN-F20RB	51mm		
	100μL	00-MRN-F100RB	51mm		
	200μL	00-MRN-F200RB	51mm		
	300μL	00-MRN-F300RB	60mm		
	1000μL	00-MRN-F1000RB	88mm		

●いずれのチップも、適合するマイクロピペットの機種については事前にお問い合わせください。●本製品はオートクレーブ滅菌による繰り返し使用を推奨していません。●NichimateAQUAチップのラックとの互換性はございません。※00-MRN-200LRBは、在庫限りの販売となります。