


ピペットコントローラ

Pipette Mate[®] **NEO**

取扱説明書

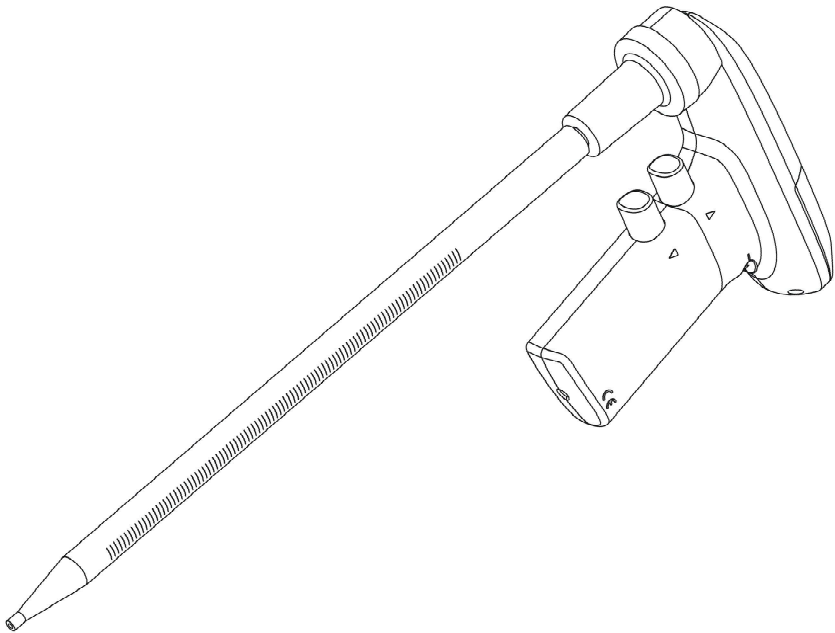

お買い上げを誠にありがとうございました。
ご使用前に本取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

ピペットコントローラ

Pipette Mate[®] NEO

【本製品の特長】

1. 軽量（約 167g）で握りやすく、スタンドを必要としない自立型です。外装はUV耐性を備えていますので、クリーンベンチや安全キャビネット内の常備用としても適しています（長時間の暴露により変色する場合がありますが、性能に影響はありません）。ノーズコーン・ピペットホルダー・フィルターは、オートクレーブ滅菌（121℃・20 分）が可能です。
2. ガラス製及びプラスチック製の1～100mLセロロジカルピペット（メスピペット）やパスツールピペット等が使えます（接続径φ4.5～9.0mm）。ダイヤルで吸引吐出の速度を調節できるほか、強制吐出と自然吐出を切替可能です。
3. 1 回の充電で長時間の使用を可能にするリチウムイオンバッテリーを使用しています（バッテリー交換については、販売店にご連絡ください）。

【本製品に同梱されているもの】

●本体（リチウムイオンバッテリー・フィルター含む）	1台
●予備フィルター（疎水性、ポアサイズ0.2μm）	1個
●充電器（ACアダプタ）	1個
●取扱説明書（本書、保証書含む）	1冊

ご使用前に上記の付属品が全て揃っているかをご確認ください。万が一、欠品、破損等がある時は、販売店にご連絡ください。

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」及び、次ページ「注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに明記した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。
- お読みになった後は、お使いになる人がいつでも見られるところに大切に保管してください。

※この取扱説明書に記載の仕様及び付属品の内容を、予告なく変更させていただきますことがありますのでご了承ください。最新の仕様は、弊社ウェブサイト（<https://www.nichiryo.co.jp/>）をご確認ください。

※この取扱説明書の一部又は全部を無断で複写複製、転載することは法律で禁じられています。

安全に正しくお使いいただくために、必ずお守りください



人が傷害を負う可能性及び、
物的損害の発生が想定される内容

1. 本製品は、学術・教育機関等における研究用途での液体の分注を目的としています。それ以外の目的（医療行為等）には使用しないでください。
2. 本製品を分解したり、改造したりしないでください。
3. 爆発性物質や発火性の高い液体、本体材質であるシリコン・ABS・PP・NBR・PVDFを侵す溶媒は使用しないでください。
4. 毒性、放射性または病原性等の人体に有害な試料を取り扱うときは、安全規制に従ってください。
5. 人体に直接入る液体の分注には使用しないでください。
6. 吸引した液体を、人体に向けて吐出しないでください。液体によっては人体を傷つける恐れがあり危険です。
7. ピペットに液体が入っている状態で本体を横向きや逆さまにしたり、ピペットを取り外したりしないでください。
8. 各ピペットの容量を超える液量を吸引しないでください。
9. 本製品は小型のリチウムイオンバッテリー（以下バッテリー）を内蔵しています。本製品を高温や揮発した溶媒に長時間曝さないでください。本製品に液体がかかり内部に浸透した恐れのある場合はただちに使用を中止して、販売店にご連絡ください。
10. 本製品からバッテリーを取り出さないでください。バッテリー交換をご要望の場合は、販売店にご連絡ください。交換後、古いバッテリーはお客様に返却致します。ご所属機関の規則に従って廃棄してください。
11. 充電器（ACアダプタ）は必ず付属のものを使用してください。
12. 本製品を廃棄する場合は「充電式電池が取り外せない小型電化製品」として、ご所属機関の規則に従って廃棄してください。
13. オートクレーブ滅菌（121℃・20分）が可能な部品をオートクレーブ滅菌した直後は部品が非常に熱くなっていますので、火傷に十分ご注意ください。
14. 使用中や充電中に本体が異常に熱くなる等の異常を感じたときはただちに使用を中止して、販売店にご連絡ください。

目 次

1. 各部の名称	p 4
2. 操作方法	p 5
3. 充電方法	p 7
4. 自立による一時置き	p 7
5. フィルターおよびペットホルダーの交換	p 7
6. オートクレーブ滅菌	p 8
7. クリーニング	p 8
8. 仕様	p 7
9. トラブルシューティング	p 10
● 保証規定	P 13
● 保証書	P 15

【重要】

本製品は小型のリチウムイオンバッテリー（以下バッテリー）を内蔵しています。
お買い上げ時はフル充電の状態になっていません。ご使用の環境の電源にて、バッテリーの残量（バッテリーインジケータの色、7 ページ参照）に関係なく必ず4時間以上の充電を行ってください。

本製品を、高温環境や揮発した溶媒の雰囲気下に長時間放置しないでください。
本製品に液体がかかり内部に浸透した恐れのある場合はただちに使用を中止して、販売店にご連絡ください。

バッテリーは取り外し不可です。無理に取り出さないでください。バッテリー交換をご要望の場合は、販売店にご連絡ください。


充電器（ACアダプタ）は、必ず付属のものを使用してください。

本製品を廃棄する場合は「充電式電池が取り外せない小型電化製品」として、ご所属機関の規則に従って廃棄してください。

1. 各部の名称

【前 面】

【背 面】

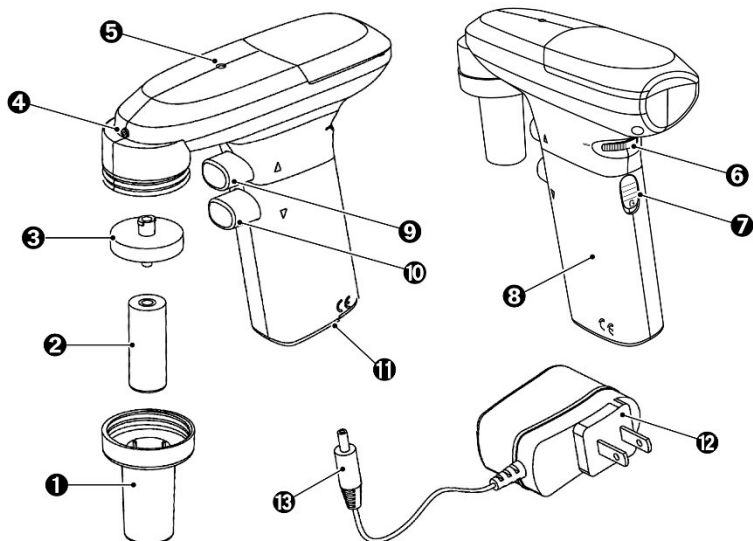

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| ① ノーズコーン (材質: PP) | ② ピпетホルダー (材質: シリコン) |
| ③ フィルター | ④ 空気穴 |
| ⑤ バッテリーインジケータ | ⑥ スピードコントロールダイヤル |
| ⑦ モード切替スイッチ | ⑧ グリップ |
| ⑨ 吸引ボタン | ⑩ 吐出ボタン |
| ⑪ DC ジャック (底部にあります) | ⑫ 充電器 (AC アダプタ) |
| ⑬ DC プラグ | |

- 前面図のノーズコーン・ピペットホルダー・フィルターは、説明のために分解した状態を示しています。
- 充電器 (ACアダプタ) の外形は、製造時期により変わる場合があります。
- 本製品を使用する際は、右図のようにグリップを握ってください (図は右手の場合を示しています。左手でも使用可能です)。



2. 操作方法

1. ピペットを挿し込む

- 1) グリップをしっかりと握って、ピペットをノーズコーンの開口部から、内部にあるシリコンピペットホルダー（以下ホルダー）にしっかりと挿入してください。

注：ホルダーの接続径φ4.5～9.0mmに適合する市販のセロジカルピペット（メスピペット）やパストゥールピペット等を挿し込むことができます。容量が大きいガラス製メスピペット等重量のあるものは、使用中に抜け落ちないようにご注意ください。



2. 液体を吸引する

- 1) ピペットの先端を対象の液面から数mm程度の深さまで挿し込み、吸引ボタンをゆっくり押します。吸引ボタンは、慣れるまでは様子を見ながら断続的に押してください。吸引に伴って液面が下降していく場合は、ピペットを液面に追従させるのが、気泡を吸い込まないためのコツです。必要量を吸引したら、吸引ボタンを押すのを止めてください。

注1：ピペットの規定量を超える液量を吸引しないでください。誤って本体内部まで液体を吸い込んでしまうと、故障の原因になります。特にパストゥールピペットや1～2mLといった小さい容量のセロジカルピペットの場合は瞬時に規定量を吸い上げてしまいますので、ご注意ください。

注2：吸引した液体は、何もしなければそのままピペット内に保持されます。誤って吸引ボタンや吐出ボタンを押してしまったり、自然吐出モードにしてしまったりしないよう、ご注意ください。また、ピペット内に液体を保持した状態で本製品を横に寝かせたり、ピペット先端を上に向けたり、ピペットを抜いたりしないでください。

3-A. 液体を吐出する（強制吐出モード）

- 1) モード切替スイッチを上スライドしてください。この状態では、ポンプでピペット内の液体を速やかに吐出することができます。

- 2) ピペットの先端を、吐出先の容器の底面または液面に触れない程度に近づけるか、液面に近い容器壁面に付け、吐出ボタンをゆっくり押します。吐出ボタンは、慣れるまでは様子を見ながら断続的に押してください。吐出に伴って吐出先の液面が上昇してくる場合は、ピペット先端が液面に接触しないようにピペットを持ち上げていくのが、吐出先の液体内に気泡を発生させないためのコツです。全量または必要量を吐出したら、吐出ボタンを押すのを止めてください。

注: ピペット内の液体を全量吐出した後も吐出ボタンを押し続けると、吐出先の液体内に気泡が発生します。特にパストールピペットや1～2mLといった小さい容量のセロロジカルピペットの場合は瞬時に吐出しきりますので、ご注意ください。

3-B. 液体を吐出する（自然吐出モード）

- 1) モード切替スイッチを下にスライドしてください。この状態では、ピペット内の液体を重力で落ちるままにゆっくり吐出することができます。ポンプが作動しないので、バッテリーの節約になります。
- 2) 自然吐出モードではピペット内の液体が吐出に伴い減っていくに従って吐出速度が遅くなっていき、ピペットの先端に液体が残りますやすくなりますので、壁面吐出をお勧めします。ピペット先端を吐出先の容器の底面または液面に近い容器壁面に付け、吐出ボタンを押します。吐出ボタンの押し加減で、自然吐出の速度をある程度調節できます。吐出に伴って吐出先の液面が上昇してくる場合は、ピペット先端が液面に接触しないようにピペットを持ち上げていくとよいでしょう。全量または必要量を吐出したら、吐出ボタンを押すのを止めてください。

注: ピペット先端に液体が残って吐出しきれない場合は、強制吐出モードに切り替えて吐出してください。

4. 吸引吐出の速度を変更する

- 1) 吸引および強制吐出の速度は、スピードコントロールダイヤルを左（“－”の刻印がある側）に回すと遅く、右（“＋”の刻印がある側）に回すと速くすることができます。必要に応じて調節してください。目安として、吸引速度を速くする必要性を感じるのは25mL以上、吐出速度を早くする必要性を感じるのは10mL以上のセロロジカルピペットを使用する場合です。5mL以下の場合は速くすると本製品内部への吸込みや吐出先の液体を泡立ててしまう等の危険性が高まりますので、ご注意ください。

3. 充電方法

お買い上げ時、バッテリーは十分に充電されていません。初めてのご使用の前には、バッテリーの残量（バッテリーインジケータの色）に関わらず、ご使用の環境における電源にて必ず4時間以上充電してください。


本体上部のバッテリーインジケータ（LED）が緑色から赤色に変わったらバッテリー残量が少なくなっていますので、充電してください。充電中も吸引吐出は可能ですが、感電の危険性が高まりますので、充電中のご使用はおやめください。

- 1) 充電器（ACアダプタ）のDCプラグをグリップ底面のDCジャックに挿し込んでください。
- 2) 充電器（ACアダプタ）をコンセントに接続してください。充電が開始されると、バッテリーインジケータが橙色に点灯します。
- 3) 充電が完了（通常2～3時間）するとバッテリーインジケータが緑色に点灯します。バッテリーインジケータが緑色になったら、充電器（ACアダプタ）をコンセントから抜き、DCプラグを本製品から抜いて、充電を終了してください。充電後は、断続的な使い方です約8時間使用できます。

注：バッテリーインジケータが緑色の状態で充電を長時間続けしないでください。

4. 自立による一時置き

本製品は下図のように、水平面に自立させることができます（ピペット内に液体を保持したまま長時間放置しないでください。）。

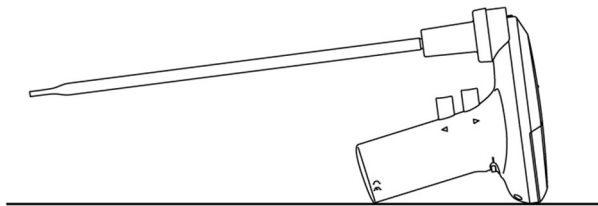

5. フィルターおよびピペットホルダーの交換

液体の吸い込みによりフィルターが汚れた場合や、ピペットホルダーが摩耗してピペットがしっかり挿し込めなくなった場合等、それぞれ交換が可能です。

- 1) ノーズコーンを反時計回りに回して外してください。
- 2) 挿し込まれているピペットホルダーを引き抜いてください。
- 3) 挿し込まれているフィルターを引き抜いてください。
- 4) フィルターおよびピペットホルダーを取り付ける場合は、上記1～3を逆の手順で行ってください。取り付けの際は、それぞれの上下の向きにご注意ください。

6. オートクレーブ滅菌（高圧蒸気滅菌）

本製品のノーズコーン・ピペットホルダー・フィルターは、121℃・20分のオートクレーブ滅菌が可能です（フィルターは1回のみ可能）。7ページの「5. フィルターおよびピペットホルダーの交換」を参照し、各部品を取り外してください。オートクレーブ滅菌後は乾燥させ十分に冷ましてから、本製品に取り付けてください。

注1：オートクレーブ滅菌と乾燥の手順については、実験書等をご参照ください。

注2：オートクレーブ滅菌により変色する場合がありますが、性能に影響はありません。

注3：オートクレーブ滅菌や高温での乾燥の直後は部品が非常に熱くなっています。十分に冷めるまで触らないでください。

注4：部品が熱い・温かい状態で組立を行うと破損したり、品質を損なったりする恐れがあります。組立は十分に冷ましてから行ってください。

【ご使用の後は・・・】

長期間使用しない場合はクリーンベンチや安全キャビネットの中、実験台の上に置きっぱなしにせず、下記の「7. クリーニング」を参考に汚れを落としてから高温多湿および埃を避けた場所に保管してください。

7. クリーニング

クリーニングは、充電器を外した状態で行います。本製品は、60%イソプロパノールや70%エタノールを染み込ませたペーパータオル等で拭いて殺菌できます（絶対に噴霧しないでください）。水で薄めた中性洗剤で拭いた場合は、水拭きと乾拭きで仕上げてください。シンナー等の溶剤は使用しないでください。

8. 仕様

製品名／製品コード	ピペットメイトネオ／00-PMNEO
使用可能ピペット	1～100mLのセロロジカルピペット（メスピペット） 外径φ4.5～9.0mmのパスツールピペット等
吸引速度調節	無段階
吐出速度調節	強制吐出モード：無段階 自然吐出モード：吐出ボタンの押し加減で調節
フィルター	疎水性、φ25mm、ポアサイズ0.2μm
AC滅菌可能部位	ノーズコーン、ピペットホルダー、フィルター（※1）
充電池	リチウムイオンバッテリー、600mAh以上/3.6V（※2）
標準付属品	フィルター×2（1個は本体内に取付済）、充電器×1
充電器(ACアダプタ)	入力：AC100-240V 50～60Hz、出力：DC5V 1.2A

※1. フィルターのオートクレーブ滅菌は1回が限度となります。

※2. バッテリーは取り外し不可です。交換は販売店にご連絡ください。本製品を廃棄する場合は「充電式電池が取り外せない小型電化製品」として、ご所属機関の規則に従ってください。

●製造時期により、本体や付属品の外装等の色味や形状等が多少変わる場合があります。

[交換部品]

製品名	製品コード	入数
Pipette Mate NEO用ノーズコーン	00-PM-N005	1
Pipette Mate NEO用ピペットホルダー	00-PM-N013	1
Pipette Mate NEO用充電器	00-PM-N024	1
Pipette Mate NEO用フィルター	00-PM-N100	5

9. トラブルシューティング

No.	症 状	考えられる原因	対 処 法
1	吸引速度が遅い、吸引できない	吸引速度を遅くしている	吸引速度を速くする
		フィルターの汚れや損傷	フィルターを交換
		バッテリー残量が少ない	充電する
		上記の何れでもない	販売店に連絡
2	充電できない（バッテリーインジケータが緑色にならない）	充電器の接続不良	各部の接続を確認
		電気が来ていない	電源タップ等のスイッチが入っているか、ブレーカーが落ちていないか等を確認
		充電器の故障	充電器を交換
		バッテリーの劣化	販売店に連絡
		上記の何れでもない	販売店に連絡
3	2～3時間フル充電してもすぐバッテリー残量がなくなる	バッテリーの劣化	販売店に連絡
4	液ダレする	ビペットの挿入が緩い、ビペットが細い／太い	ビペットをしっかりと挿入、ビペットの挿込部の外径を確認
		ビペットホルダーまたはビペットの損傷	ビペットホルダーまたはビペットを交換
		上記の何れでもない	販売店に連絡
5	ビペットを挿入してもしっかりと固定できない	ビペットが細い／太い	ビペットの挿込部の外径を確認
		ビペットホルダーの摩耗や損傷	ビペットホルダーを交換

●販売店に連絡し修理依頼をする際は、人体に有毒・有害な物質に汚染されていないかをご確認ください。

M E M O

M E M O

●保証規定

1. 取扱説明書の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理をさせていただきます。
2. 無償修理をご依頼になる場合には、製品に本書を添付し、お買い上げの販売店で、お申し付けください。
3. ご転居の場合の修理ご依頼先は、弊社までお問い合わせください。
4. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無償修理をお受けにならない場合は、弊社までお問い合わせください。
5. 保証期間内でも次の場合には原則として有償修理にさせていただきます。
 - a) 使用上の誤り及び、不当な修理や改造による故障及び損傷
 - b) お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷
 - c) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変による故障及び損傷
 - d) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
 - e) 本書のご提示がない場合
 - f) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - g) 部品が消耗した場合
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
7. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※この保証書は、保証書に明示した期間、保証規定の下において無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間についてご不明の場合は、弊社までお問い合わせください。

【修理のご依頼にあたってのお願い】

人体に有害な物質（放射性物質・微生物・化学物質など）に汚染されていないことをご確認の上、修理にお出してください。

【製品の廃棄にあたってのお願い】

当社では環境維持／改善活動に取り組んでいます。その活動の一環として、製品や部品の廃棄の際は適切な処理をお願いしております。ご協力の程、宜しくお願い致します。

販売元

株式会社 **ニチリョー**

Web サイト

<https://www.nichiryo.co.jp>

E メール

info@nichiryo.co.jp

●お問い合わせは、Web サイトの「お問合せフォーム」またはE メールでお願い致します。

ピペットコントローラ
Pipette Mate[®] NEO
 保 証 書

本書はお買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合に、保証規定の記載内容で無償修理を行うことをお約束するものです。

■販売店様へ・・・※印欄を必ずご記入の上、お渡してください。

保証期間		本品お買い上げの日より 1 ヶ年	
※お買上げ日		年	月 日
※製品シリアルNo.		本製品の箱に貼付されているラベル内に記載の「S/N:」とある英数字です。	
お 客 様	施設名		
	部署名		
	お名前	様	
	ご住所	〒 ー	
様	TEL		FAX
	e-mail		
※ 販 売 店	住所・店名		
TEL ()			

キ
リ
ト
リ
線

1. 保証書にご記入いただいたお客様の個人情報は、保証期間内のサービス活動、及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合があります。
2. 修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、契約等において個人情報の適正管理・機密保持などによりお客様の個人情報の漏洩防止に必要な事項を取決め、適切な管理を実施させます。
3. 当社の「プライバシーポリシー」は下記 URL からご参照ください。
<https://www.nichiryoo.co.jp/info/privacy.html>

株式会社 **ニチリョー**



(必要事項をご記入の上、**03-5829-4504** まで **F A X** にて送付をお願い致します)