

マイクロペット用オートクレーブバッグ  
**Nichimate AC-Bag**

〈ニチメイト エーシーバッグ〉

## 取扱説明書

お買い上げを誠にありがとうございました。ご使用前に本書をよくお読みの上、正しくお使いください。なお、本製品は研究用途用です。医療目的には使用できません。

### 特徴

1. ニチペット® (弊社製マイクロペット) 等、シングルチャンネルのオートクレーバブルマイクロペット (～10mL) 1本にジャストサイズなオートクレーブバッグです (ニチペット®は同製品の取扱説明書に従って 121°C、20分で滅菌してください)。
2. オートクレーブ (高圧蒸気滅菌) する際にご使用頂くと、滅菌後に開封したり滅菌紙面が破れたりしなければ、中の滅菌状態を1年間維持できます。滅菌後はそのまま乾燥機で乾燥させることも可能です。滅菌紙面に印刷されている NICHIRYO ロゴがオートクレーブインジケーターになっています (水色がオートクレーブにより茶色に変色)。
3. 両端と底がシール済みの袋状になっています。オートクレーバブルマイクロペット等の被滅菌物を入れて、入口をヒートシーラーで溶着して封をするだけで使用できます。

### 使いかた

被滅菌物を入れ、ヒートシーラー (130mm以上の幅に対応したもの) で入口を2～3重に溶着してください (裏面の図を参照)。ヒートシーラーはハンディの簡易的なものと溶着が弱い場合がありますので、ご注意ください。滅菌後に開封する場合は、ハサミ等で切ってください。

<ご注意>

繰り返し使用はできません。また、ご購入後は1年以内にご使用ください。

折り畳んで折り目を付けてしまうと、滅菌後の滅菌状態維持ができなくなります。

ヒートシールした部分はしばらく熱い場合がありますので、ご注意ください。


オートクレーブ直後は被滅菌物が高温になっている場合がありますので、ご注意ください。

オートクレーブインジケーターの色変化は目安です。滅菌を保証するものではありません。



## 〈ヒートシーラーによる溶着の方法〉

中の被滅菌物から少し離れた、余裕をもった位置で溶着してください。熱源が片面のみのヒートシーラーをお使いの場合は、透明フィルム面が熱源側に当たるように挟んでください。2〜3重に溶着し、溶着後に軽く引っ張ってみて剥がれないか、確認をしておくと安心です。なお、あらかじめシールされている部分は、オートクレーブ後に手で簡単にはがすことができます。

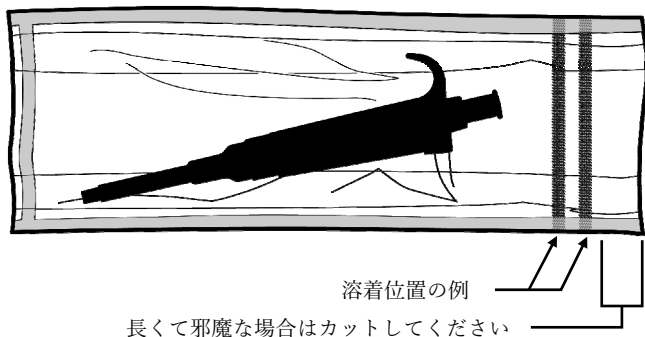

販売元

株式会社 **ニチリョー**

Web サイト

<https://www.nichiryo.co.jp>

Eメール

info@nichiryo.co.jp

●お問い合わせはWebサイトの「お問い合わせフォーム」またはEメールでお願い致します。