

夏の

科学
イベント
2018


虹色の水をつくろう!!

5色の食塩水で虹色の水が出来るよ!
その方法は・・・!?

1. マイクロピペットを使って

5色の食塩水を10mLずつとって、重さをはかろう。
色によって重さが違うよ。


5色の食塩水

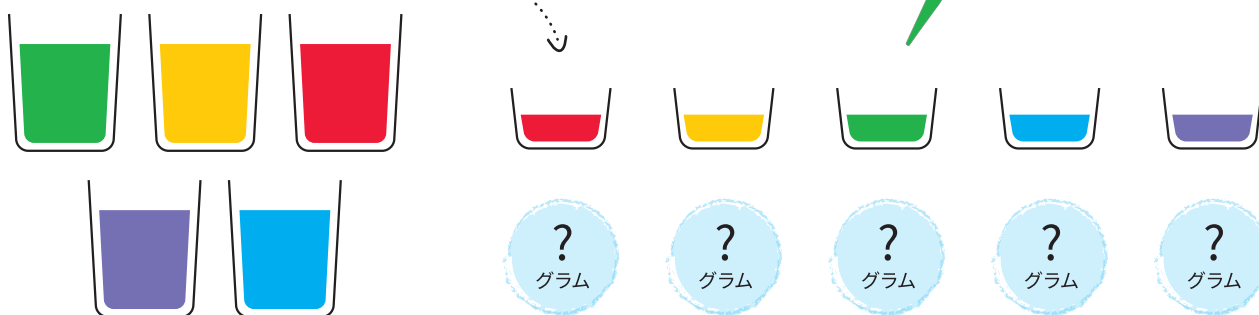

2. マイクロピペットを使って、

軽い食塩水から順にボトルに入れていこう。
先に入れた食塩水の下側にもぐりこませるように
次の食塩水を入れるのがコツだよ。

ボトル

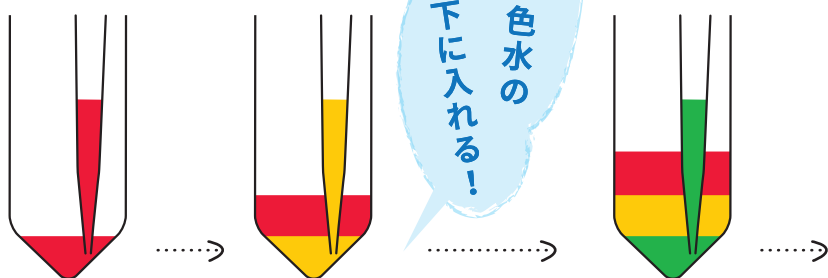

完成!
!

