

NICHIRYO

2026. 9.14 (月) ➡ 2026. 11.13 (金)

New Product Campaign 2026

可変式連続分注器

Nichimate Stepper II

25% OFF

シリンジと分注回数設定の
組み合わせで、
90通りの連続分注が
可能だよ!



5mLシリンジ使用例
※シリンジは別売りです。

シリンジは10種類!




NichimateAqua™

スタンダードチップ(ラック入り滅菌済み)

NichimateAqua Marine Filter Tip

NichimateAqua Marine Tip

25% OFF

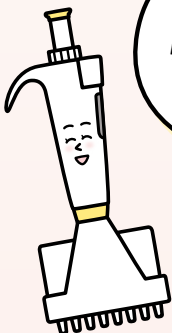

液切れ抜群!
リーズナブルなチップだよ!



専用FAX注文書詳細は裏表紙上部をご確認ください。

可変式連続分注器

Nichimate Stepper II

NEW!

デモ機
貸出OK

25% OFF

※00-NS2-02500のみ11月中旬以降の出荷となります。


シリンジを使用する、ポジティブディスプレイメント方式の連続分注器。
シリンジと分注回数設定の組み合わせで、90通りの連続分注が可能。

■ シリンジの取り付けと液体の吸引

シリンジを本体に挿し込んで吸引レバーを起こすと分注器内部でピストンがホルドされますので、そのまま吸引レバーを上げて行き、液体を吸引します。

■ 液体の分注とシリンジの取り外し

分注レバーによる分注の完了後、初期位置まで下降した吸引レバーを倒すと分注器内部でピストンがリリースされますので、エジェクトレバーをスライドさせることでシリンジをはずすことができます。

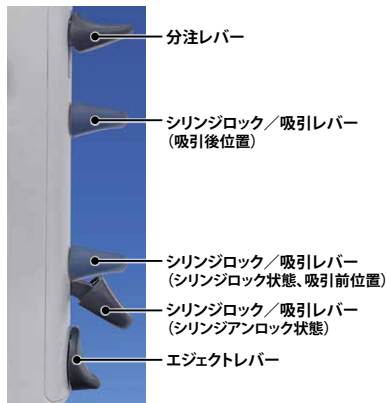

① ストローク設定ダイヤル

左右どちら側からでも、360°回転させて番号を選択できます。

② 分注の回数と容量の対応テーブル

透明カバーをはずし、見たい面を表にしてセットします (0.1~2.5mLと5~50mLを片面ずつ記載)。



5mLシリンジ使用例
シリンジは別売りです。

製品コード	おもな仕様	希望小売 価格	キャンペーン 価格
00-NSTP2	対応シリンジ容量:0.1~50mL 本体外形寸法:最大φ37×192Hmm(突起部含まず) 重量:約110g オートクレープ滅菌:不可	79,000円	59,250円

●UV耐性は、一般的なレベルです(変色等が生じます)。●バリデーションについては、お問い合わせください。

■ シリンジ用アダプター (未滅菌)

製品コード	おもな仕様	希望小売 価格	キャンペーン 価格(単価)
00-NS2-A2550	25/50mL共用(25mLと50mLのシリンジに1個付属) 10個入、オートクレープ滅菌可	6,500円	4,875円 (487.5円)



■ シリンジ (未滅菌) 未滅菌のバルク包装です。オートクレープ滅菌はできません。

Nichimate Stepper II ダイヤルナンバー			1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	1/3/5のEs (系統誤差 %)	1/3/5のCV (偶然誤差 %)	希望小売 価格	キャンペーン 価格 (単価)
Nichimate Stepper II 分注回数 (捨てる分注 1 回目は含まず)			49回	32回	24回	19回	15回	13回	11回	10回	9回				
製品 コード・ シリンジ 容量・分注量 (μL)	00-NS2-00100 (100個入)	0.1mL	2	3	4	5	6	7	8	9	10	±4.0/2.4/1.6	≤6.0/3.0/2.0	26,000円	19,500円 (195円)
	00-NS2-00500 (100個入)	0.5mL	10	15	20	25	30	35	40	45	50	±2.5/1.5/1.0	≤2.5/1.5/1.0	23,500円	17,625円 (176.25円)
	00-NS2-01000 (100個入)	1mL	20	30	40	50	60	70	80	90	100	±2.5/1.5/1.0	≤2.0/1.2/0.8		
	00-NS2-01250 (100個入)	1.25mL	25	37.5	50	62.5	75	87.5	100	112.5	125	±2.5/1.4/0.9	≤2.0/1.1/0.7		
	00-NS2-02500 (100個入)	2.5mL	50	75	100	125	150	175	200	225	250	±1.8/1.1/0.7	≤1.5/0.9/0.6		
	00-NS2-05000 (100個入)	5mL	100	150	200	250	300	350	400	450	500	±1.8/1.1/0.7	≤1.5/0.9/0.7		
	00-NS2-10000 (100個入)	10mL	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	±1.8/1.1/0.7	≤2.0/1.2/0.8		
	00-NS2-12500 (100個入)	12.5mL	250	375	500	625	750	875	1000	1125	1250	±1.8/1.1/0.8	≤3.2/2.0/1.4		
	00-NS2-25000 (50個入)	25mL	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	±1.5/0.9/0.6	≤3.0/1.5/1.0	18,000円	13,500円 (270円)
	00-NS2-50000 (25個入)	50mL	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	±1.5/0.8/0.5	≤5.0/1.8/1.2	10,000円	7,500円 (300円)

●本製品は未滅菌です。オートクレープ滅菌はできません。●25mLと50mLにはシリンジアダプターが1個付属します。

スタンダードフィルターチップ (ラック入り滅菌済み)

NichimateAqua Marine Filter Tip

NEW!

25% OFF

スタンダードチップ (ラック入り滅菌済み)

NichimateAqua Marine Tip

Endotoxin
FREE

DNase/RNase
FREE

サンプル
提供OK


液切れの良い、リーズナブルなチップ。
ラック入りパッケージでのご提供。電子線滅菌済。

1000 μ Lチップにおける各試薬の残液量比較



通常チップ 本製品

研究室で一般的によく使用される試薬の10% Tween20、10% DMSO、Loading Bufferを用いて、ニチリョーの通常チップと本製品の液切れ性能を比較しました。結果、本製品は通常チップに比べ、特に粘度の高い試薬(10% Tween20、Loading Buffer)に対して高い液切れ性能を示しました。

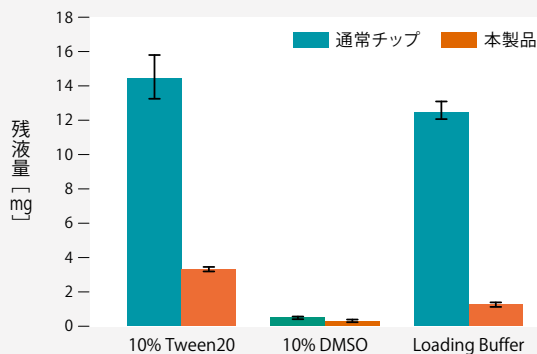

フィルターチップには、Nichipet Air マルチチャンネルの300 μ Lモデルにも最適な300 μ Lをラインナップ。

■ NichimateAqua Marine Filter Tip

容量／外形	製品コード	長さ	パッケージ	入数	滅菌	希望小売価格	キャンペーン価格(単価)
10 μ L	00-MRN-F10RB	32mm	ラック 入り	96本× 10ラック	滅菌済	10,000円	7,500円(7.81円)
10 μ L(ロング)	00-MRN-F10LRB	46mm				11,000円	8,250円(8.59円)
20 μ L	00-MRN-F20RB	51mm				11,500円	8,625円(8.98円)
100 μ L	00-MRN-F100RB	51mm					
200 μ L	00-MRN-F200RB	51mm				12,000円	9,000円(9.38円)
300 μ L	00-MRN-F300RB	60mm					
1000 μ L	00-MRN-F1000RB	88mm					

●いずれのチップも、適合するマイクロピペットの機種については事前にお問い合わせください。●本製品はオートクレーブ滅菌による繰り返し使用を推奨していません。●NichimateAQUA Tipとのラックの互換性はございません。

■ NichimateAqua Marine Tip ※00-MRN-200LRBは在庫限りで販売終了となります。

容量／外形	製品コード	長さ	パッケージ	入数	滅菌	希望小売価格	キャンペーン価格(単価)
10 μ L	00-MRN-10RB	32mm	ラック 入り	96本 × 10ラック	電子線 滅菌済	5,500円	4,125円(4.30円)
10 μ L(ロング)	00-MRN-10LRB	46mm				7,000円	5,250円(5.47円)
200 μ L	00-MRN-200RB	51mm				6,500円	4,875円(5.08円)
200 μ L(ロング)	00-MRN-200LRB	90mm					
1000 μ L	00-MRN-1000RB	88mm				7,500円	5,625円(5.86円)

●いずれのチップも、適合するマイクロピペットの機種については事前にお問い合わせください。●本製品はオートクレーブ滅菌による繰り返し使用を推奨していません。●NichimateAQUA Tipとのラックの互換性はございません。

ご注文方法

[専門FAX注文書]

本キャンペーン対象製品のご注文は**専門FAX注文書**にて承ります

弊社ホームページTOP画面に掲載している**キャンペーンバナー**、**右のQRコード**、
または、**下記URLより注文書をダウンロード**の上、必要事項を記入し、販売店にお渡しください。



キャンペーンサイトURL : https://www.nichiryo.co.jp/topics/news2026_0914.html

●ダウンロードに要する通信料はお客様のご負担となります。大変恐れ入りますが、ご了承ください。 ●注文書はPDF形式です。

NICHIRYOの製品ラインナップ

ニチリョーは、1944年創立以来、リキッド・ハンドリング製品専門メーカーとして、マイクロピペット及び自動分注希釈装置を製造してきました。
お客様のご要望による特注品やOEMの対応も行っております。ニチリョーのリキッド・ハンドリング技術は、多くの分野で世界中のお客様のニーズにお応えしています。

マイクロピペット

μL単位の液体の計測が可能で、
研究・分析時に最も一般的に
利用されているピペットです。



マイクロピペット
製品詳細はこちら



特注品・OEM

お客様のニーズにあわせた
カスタムメイドピペットを製作します。
既存のピペット類のカスタマイズも
お受けいたしております。



特注品・OEM
製品詳細はこちら



ディスペンサー

ディスペンサーとは、
定量の液体(主にmL)を
連続して量ったり、
移動したりする際に
使用される実験器具です。



ディスペンサー
製品詳細はこちら



卓上小型汎用機器

実験台や机の上で
手軽に使用できる小型の実験機器。
フラッシュ遠心機や
ブロックインキュベーターなどを
取り揃えています。



卓上小型汎用機器
製品詳細はこちら



自動分注機

マイクロピペットによる分注の
繰り返し作業を機械により
自動化することで、作業の効率化や
時間短縮を実現。
また手作業によるミスやコンタミ
ネーションのリスクを軽減します。



自動分注機
製品詳細はこちら



消耗品、アクセサリ

マイクロピペット用チップや
リザーバーなどの消耗品、
マイクロピペット用スタンドなどを
取り揃えています。



消耗品、アクセサリ
製品詳細はこちら



株式会社 **ニチリョー**

<https://www.nichiryo.co.jp/>

✉ info@nichiryo.co.jp

●製品仕様は、改善のために予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。●製造時期により、本体や付属品の外装等の色味や形状等が多少変わる場合があります。●ご記入頂きました個人情報は、製品やサービスの情報提供等の営業活動にのみ使用致します。弊社の個人情報の取り扱いにつきましては、弊社 Web サイトをご参照ください。●表示価格は消費税を含みません。●"Nichipet"および"ニチペット"、"Nichipet Air"および"ニチペットエア"、"Nichimate"および"ニチメイト"、"Pipette Mate"は、株式会社ニチリョーの登録商標です。●販売店様は、本キャンペーンのご利用はご遠慮ください。●本製品の「箱」は輸送時の保護用のため、多少の傷や汚れがある場合があります。箱に汚損があっても中の製品に影響がない場合、箱や製品のお取り替えは致しかねますことをご了承ください。資源の無用な消費の削減に、ご理解とご協力をお願い致します。

